



Gebruikshandleiding

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Het apparaat in vogelvlucht.....	3
1.1	Leveringsomvang.....	3
1.2	Apparaat- en uitrustingsoverzicht.....	3
1.3	Speciale uitrusting.....	4
1.4	Toepassingsgebied van het apparaat.....	5
1.5	Geluidsemissie van het apparaat.....	5
1.6	Conformiteit.....	5
1.7	SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening.....	6
2	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	6
3	Werking van het Touch-display.....	7
3.1	Navigatie en verklaring van symbolen.....	7
3.2	Menu's.....	8
3.3	Slaapstand.....	9
4	In gebruik nemen.....	9
4.1	Opstelvoorwaarden.....	9
4.2	Afmetingen apparaat.....	9
4.3	Apparaat transporteren.....	10
4.4	Apparaat uitpakken.....	10
4.5	Netsnoer aansluiten.....	10
4.6	Kantelbeveiliging monteren.....	10
4.7	Apparaat opstellen.....	11
4.8	Plaatsen van meerdere apparaten.....	11
4.9	Na het plaatsen.....	12
4.10	Afvalverwerking van de verpakking.....	12
4.11	Deurscharnier verwisselen.....	12
4.12	Deur uitlijnen.....	20
4.13	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten.....	21
4.14	Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling).....	21
4.15	Uitrusting aanbrengen.....	22
4.16	Tussenrooster.....	22
5	Opslag.....	22
5.1	Instructies voor opslag.....	22
6	Bediening.....	22
6.1	Bedienings- en weergave-elementen.....	22
6.1.1	Statusweergave.....	23
6.1.2	Weergavesymbolen.....	23
6.1.3	Akoestische signalen.....	23
6.2	Apparaatfuncties.....	23
6.2.1	Opmerkingen over de functies van het apparaat....	23
6.2.2	Apparaat in- en uitschakelen	24
6.2.3	Temperatuur	24
6.2.4	Temperatuurregistratie	24
6.2.5	Verlichting	25
6.2.6	Toegangsbeveiliging instellingenmenu	26
6.2.7	Toegangscode.....	26
6.2.8	Herinnering onderhoudsinterval	27
6.2.9	Taal	28
6.2.10	Temperatuureenheid	28
6.2.11	Display-helderheid	28
6.2.12	Alarm Sound.....	29
6.2.13	Key Sound.....	29
6.2.14	WLAN-verbinding	29
6.2.15	LAN-verbinding	30
6.2.16	Apparaatinformatie	31
6.2.17	Bedrijfsuren	31
6.2.18	Software	32
6.2.19	Ontdooien	32
6.2.20	Sensorkalibratie	32
6.2.21	Temperatuuralarm	33
6.2.22	Deuralarm	34
6.2.23	Lichtalarm	35
6.2.24	Alarmsimulatie	35
6.2.25	Alarm doorsturen	36
6.2.26	Demomodus	36
6.2.27	Resetten naar fabrieksinstellingen	37
6.3	Meldingen.....	37
6.3.1	Waarschuwingen.....	37

6.3.2	Herinneringen.....	39
7	Uitrusting.....	39
7.1	Veiligheidsslot.....	39
7.2	Sensoren.....	39
7.3	Interfaces.....	40
8	Onderhoud.....	40
8.1	Onderhoudsschema.....	40
8.2	Apparaat ontdooien.....	42
8.3	Apparaat reinigen.....	42
9	Klantenhulp.....	43
9.1	Technische gegevens.....	43
9.2	Technische storing.....	43
9.3	Klantenservice.....	44
9.4	Typeplaatje.....	44
10	Buiten bedrijf stellen.....	44
11	Afvalverwijdering.....	44
11.1	Apparaat op afvoer voorbereiden.....	44
11.2	Apparaat volgens milieuvorschriften afvoeren....	45
12	Aanvullende informatie.....	45
13	Beknpte handleiding voor dagelijks gebruik.....	47

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: <i>Fig. Voorbeeld</i>
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.

Symbool	Uitleg
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor:

- SRPvg 1402
- SRPvg 1412
- SRPvg 6501
- SRPvg 6511
- SRPvg 8401
- SRPvg 8411

1 Het apparaat in vogelvlucht

1.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de handelaar of de klantenservice. (zie 9.3 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Rechtopstaand apparaat
- Uitrusting *
- Montagemateriaal *
- Gebruiksaanwijzing
- Servicebrochure
- Kwaliteitscertificaat *
- Netkabel
- Wandbevestigingskit

1.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

SRPvg 6501
SRPvg 8401


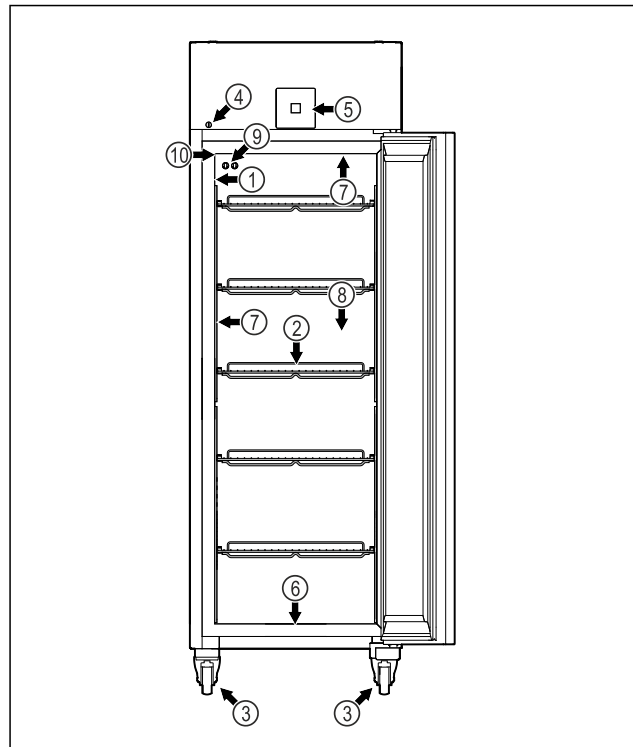


Fig. 1 Voorbeeld

- | | |
|--|--|
| (1) Typeplaatje | (6) Afvoeropening voor reinigingswater |
| (2) Opleegroosters | (7) Binnenverlichting * |
| (3) Wielen | (8) Veiligheidsthermostaatsensor |
| (4) Slot | (9) P-sensor |
| (5) Bedieningselementen en temperatuurweergave | (10) Sensordoorvoer |

SRPvg 6511

SRPvg 8411

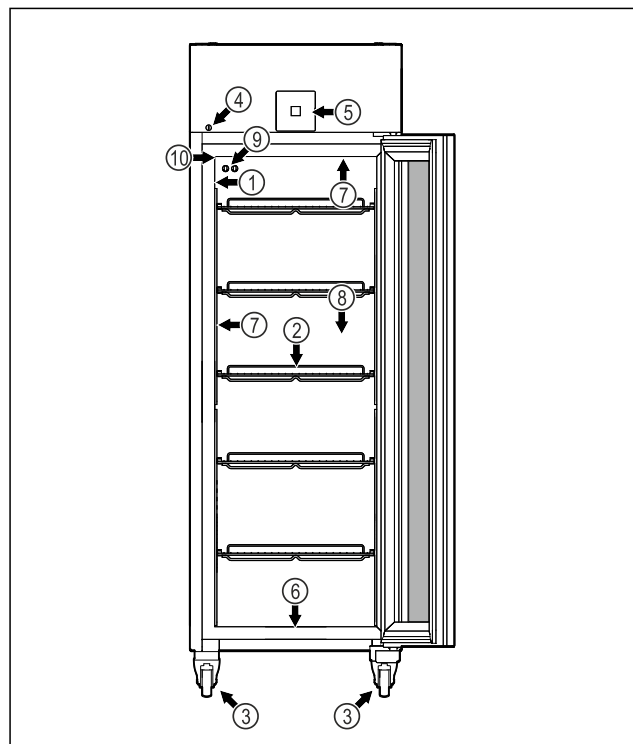

Het apparaat in vogelvlucht

Fig. 2 Voorbeeld

- | | |
|--|--|
| (1) Typeplaatje | (6) Afvoeropening voor reinigingswater |
| (2) Oplegroosters | (7) Binnenverlichting * |
| (3) Wielen | (8) Veiligheidsthermostaatsensor |
| (4) Slot | (9) P-sensor |
| (5) Bedieningselementen en temperatuurweergave | (10) Sensordoorvoer |

SRPvg 1402

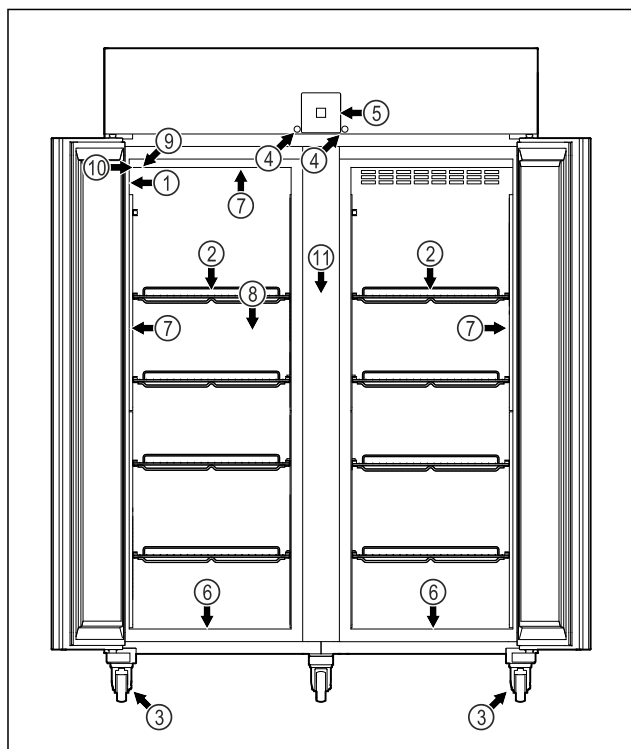


Fig. 3 Voorbeeld

- | | |
|--|----------------------------------|
| (1) Typeplaatje | (7) Binnenverlichting * |
| (2) Oplegroosters | (8) Veiligheidsthermostaatsensor |
| (3) Wielen | (9) P-sensor |
| (4) Slot | (10) Sensordoorvoer |
| (5) Bedieningselementen en temperatuurweergave | (11) Tussenrooster |
| (6) Afvoeropening voor reinigingswater | |

SRPvg 1412

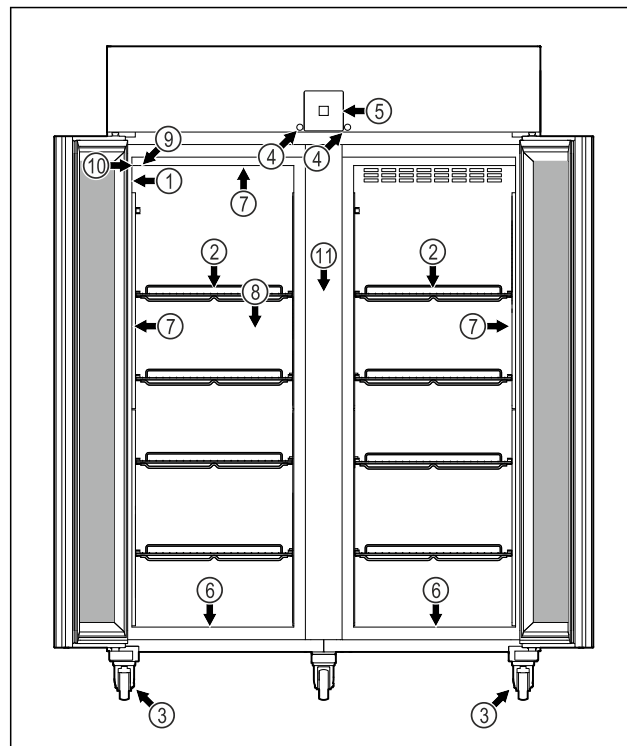


Fig. 4 Voorbeeld

- | | |
|--|----------------------------------|
| (1) Typeplaatje | (7) Binnenverlichting * |
| (2) Oplegroosters | (8) Veiligheidsthermostaatsensor |
| (3) Wielen | (9) P-sensor |
| (4) Slot | (10) Sensordoorvoer |
| (5) Bedieningselementen en temperatuurweergave | (11) Tussenrooster |
| (6) Afvoeropening voor reinigingswater | |

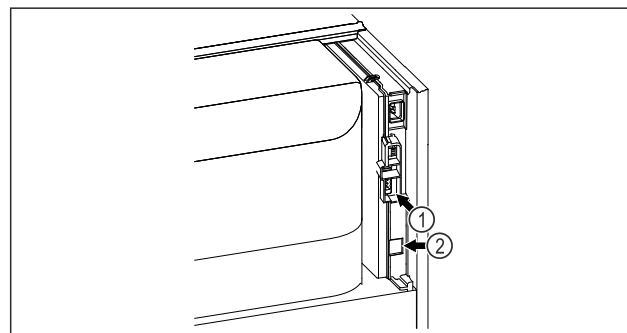


Fig. 5 Voorbeeld

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| (1) Potentiaalvrije alarm-uitgang | (2) LAN-interface |
|-----------------------------------|-------------------|

1.3 Speciale uitrusting

Aanwijzing

Accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice (zie 9.3 Klantenservice) en in de Liebherr-Hausgeräte-shop onder home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Het apparaat kan worden uitgerust met een SmartModule. Dit is een WLAN/ en LAN-interface voor verbinding tussen het apparaat en een extern documentatie- en alarmsysteem, zoals Liebherr SmartMonitoring. Liebherr SmartMonitoring Dashboard is niet in alle landen verkrijgbaar. Controleer de beschikbaarheid via de QR-code (zie 6.2.14 WLAN-verbinding) door uw model in te voeren.

Laden achteraf aanbrengen

Bij het achteraf aanbrengen van ladesystemen in Liebherr koel-/vrieskasten die worden gebruikt voor de bewaring van temperatuurgevoelige materialen, zoals medicijnen die gekoeld moeten worden en gekoelde goederen waarvoor speciale standaardvereisten gelden, is een temperatuurkwalificatie vereist. Het achteraf aanbrengen van laden in koel-/vrieskasten kan leiden tot bederven of beschadigen van de bewaarde producten. Daarom mag het achteraf aanbrengen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende dienstverleners van de koel-/vrieskastfabrikant.

Ondeskundig gebruik van het toestel leidt tot beschadiging of bederf van de opgeslagen producten.

Klimaatklassen

De voor uw apparaat van toepassing zijnde klimaatklasse staat op het typeplaatje.

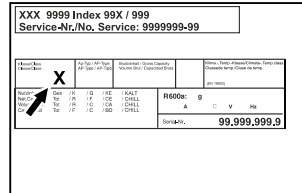


Fig. 6 Typeplaatje

(X) Deze klimaatklasse geeft aan bij welke omgevingscondities het apparaat veilig kan worden gebruikt.

Klimaat-klasse (X)	max. ruimte-temperatuur	max. rel. luchtvochtigheid
7	35 °C	75%

Aanwijzing

De minimaal toegestane ruimtetemperatuur op de plaats van opstelling is 10 °C.

De binnentemperatuur van het apparaat overschrijdt nooit de omgevingstemperatuur op de opstellingslocatie.

Bij grensgevallen kan zich lichte condensatie vormen op de glazen deur (afhankelijk van de uitvoering) en aan de zijwanden.

1.5 Geluidsemissie van het apparaat

Het A-gewogen geluidsdrukniveau tijdens de werking van het toestel is lager dan 70 dB(A) (geluidsvermogen rel. 1 pW).

1.6 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het apparaat voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften.

EU-conformiteitsverklaring	
Fabrikant/Exposant:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Adres:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Het betreffende product voldoet aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen en verordeningen:	
(EU) 2019/2020, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU	
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende internetadres beschikbaar:	
www.liebherr.com	

1.4 Toepassingsgebied van het apparaat

Beoogd gebruik

Deze laboratoriumkoelkast is geschikt voor het professioneel bewaren van producten bij temperaturen tussen:

- **Geschuimde deur:** -2 °C en 16 °C.*
- **Glazen deur:** 0 °C en 16 °C.*

Typische producten die opgeslagen kunnen worden zijn monsters voor onderzoek, reagentia, laboratoriuminventaris, enz.

De opslag van temperatuurgevoelige stoffen vereist het gebruik van een onafhankelijk, permanent bewaakt alarmsysteem. Dit alarmsysteem moet dusdanig zijn ontworpen, dat een verantwoordelijke persoon elke alarmtoestand kan registreren, om overeenkomstige maatregelen te kunnen treffen.

Voorzienbaar verkeerd gebruik

Gebruik het apparaat niet voor de volgende toepassingen:

- Opslag en koeling van:
 - Chemisch onstabiele, ontvlambare of bijtende stoffen
 - Bloed, plasma of andere lichaamsvloeistoffen bestemd voor infusie, toediening of inbrenging in het menselijk lichaam.
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
- Gebruik buiten of in vochtige bereiken en spatwaterbereiken.
- Gebruik in het woongedeelte, omdat in dergelijke omgevingen geen adequate bescherming van de radio-ontvangst kan worden gegarandeerd.*

1.7 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

Onder de volgende link kunt u controleren of uw apparaat SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening bevat: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.

Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de handleiding door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze handleiding vóór gebruik aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.

Gevaren voor de gebruiker:

- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door technisch en laboratoriumpersoneel dat daarvoor opgeleid is en vertrouwd is met alle veiligheidsmaatregelen voor het werken in een laboratorium. Kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruik nemen of bedienen.
- De contactdoos moet eenvoudig toegankelijk zijn, zodat het apparaat in noodgevallen snel van de stroomvoorziening kan worden losgekoppeld. Deze moet zich buiten de achterkant van het apparaat bevinden.
- Als het apparaat van het net wordt gescheiden, altijd bij de stekker vasthouden. Niet aan de kabel trekken.
- Bij storingen de netstekker uittrekken of de zekering uitschakelen.
- **WAARSCHUWING:** Het netsnoer niet beschadigen. Apparaat niet gebruiken, als het netsnoer is beschadigd.
- **WAARSCHUWING:** Meervoudige contactdozen/verdeeldozen en andere elektronische apparaten (zoals halogeentransformatoren) mogen niet aan de achterzijde van apparaten worden geplaatst en gebruikt.
- **WAARSCHUWING:** ventilatieopeningen in het apparaatbehuizing of in de inbouwbehuizing niet afsluiten.

- Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen door de klantenservice of ander hiervoor opgeleid vakpersoneel laten uitvoeren.
- Apparaat alleen volgens de voorschriften monteren, aansluiten en afvoeren.

Brandgevaar:

- Het gebruikte koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Koelmiddel dat ontsnapt, kan ontbranden.
 - **WAARSCHUWING:** Koelkringloop niet beschadigen.
 - Vermijd het hanteren van ontstekingsbronnen in de binnenkant van het apparaat.
 - **WAARSCHUWING:** In het koelvak geen elektrische apparaten gebruiken die niet van het door de fabrikant aanbevolen type zijn.
 - Indien koudemiddel uittreedt: Open vuur of ontstekingsbronnen in de buurt van het uittreedpunt vermijden. Ruimte goed ventileren. Klantenservice informeren.
- Het apparaat niet in de buurt van explosieve gassen gebruiken.
- Geen benzine of andere brandbare gassen en vloeistoffen in de buurt van het apparaat bewaren of gebruiken.
- Geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas, in het apparaat bewaren. Deze spuitbussen zijn te herkennen aan de opgedrukte inhoud of een vlamsymbool. Alle uittredende gassen kunnen worden ontstoken door elektrische componenten.
- Brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vuur uit de buurt van het apparaat houden, zodat ze het apparaat niet in brand kunnen steken.
- Alcoholische dranken of andere verpakkingen die alcohol bevatten alleen opslaan als ze dicht afgesloten zijn. Eventueel uittredende alcohol kan door elektrische onderdelen worden ontstoken.

Val- en kantelgevaar:

- **WAARSCHUWING:** Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet dit volgens de instructies worden bevestigd.
- Plinten, laden, deuren enz. niet als opstapje of als steun gebruiken.

Gevaar voor bevriezing, gevoelloosheid en pijn:

- Permanent contact van de huid met koude oppervlakken of gekoelde/bevroren producten vermijden of beschermende maatregelen treffen, bijvoorbeeld handschoenen gebruiken.

Letsel- en beschadigingsgevaar:

- **WAARSCHUWING:** Om het ontdooiproces te versnellen, geen mechanische hulpmiddelen of andere middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- **WAARSCHUWING:** Letselgevaar door elektrische schok! Onder de afdekking bevinden zich onder spanning staande delen. Led-binnenverlichting alleen door de klantenservice of hiervoor opgeleid deskundig personeel laten vervangen of repareren.
- **LET OP:** Apparaat mag alleen met origineel toebehoren van de fabrikant of met door de fabrikant goedgekeurd toebehoren van andere producenten worden gebruikt. De gebruiker draagt het risico bij gebruik van niet-goedgekeurd toebehoren.

Beknellingsgevaar:

- Bij het openen en sluiten van de deur niet in het scharnier grijpen. De vingers kunnen ingeklemd raken.

Kwalificatie deskundig personeel:

Het apparaat mag uitsluitend geïnstalleerd, getest, onderhouden en in bedrijf gesteld worden door deskundig personeel dat vertrouwd is met de montage, inbedrijfstelling en bediening van het apparaat.

Deskundig personeel zijn personen die door hun technische opleiding, kennis en ervaring en hun kennis van de relevante normen in staat zijn het aan hun opgedragen werk te beoordelen en uit te voeren en mogelijke gevaren te onderkennen. Ze moeten een opleiding, instructies en toestemming hebben om met het apparaat te werken.


Symbolen op het apparaat:



Het symbool kan zich op de compressor bevinden. Het heeft betrekking op de olie in de compressor en wijst op het volgende gevaar: **Kan bij inslikken en indringen in de luchtwegen dodelijk zijn.** Deze aanwijzing is alleen van belang voor het recyclingproces. In de normale modus bestaat er geen gevaar.



WAARSCHUWING: Brandgevaar / brandbare materialen. Het symbool bevindt zich op de compressor en wijst op het gevaar van ontvlambare stoffen. De sticker niet verwijderen.

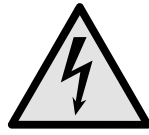

Het symbool bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat in het gedeelte van het alarmrelais en wijst op het volgende gevaar: **Elektrische schok!** Ook bij een van het net gescheiden apparaat kan spanning aanwezig zijn. Sticker niet verwijderen.



Deze of een vergelijkbare sticker kan op de achterkant van het apparaat zijn aangebracht. Deze wijst erop dat er zich vacuüm-isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of de behuizing bevinden. Deze aanwijzing is alleen van belang voor het recyclingproces. De sticker niet verwijderen.

Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht:

	GEVAAR	Wijst op een onmiddellijke gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot de dood of ernstig letsel zal leiden.
	WAARSCHUWING	Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot de dood of ernstig letsel kan leiden.
	VOORZICHTIG	Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.
	LET OP	Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot aanzienlijke materiële schade kan leiden.
	Aanwijzing	Wijst op nuttige informatie en tips.




3 Werking van het Touch-display

U bedient uw apparaat met het Touch-display. Met het Touch-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

3.1 Navigatie en verklaring van symbolen

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.

Werking van het Touch-display

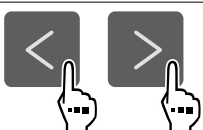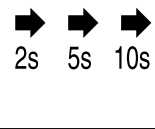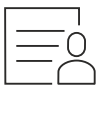Symbol	Beschrijving
	Op de navigatiepijl vooruit drukken: In het menu één stap verdergaan.
	Op de navigatiepijl achteruit drukken: In het menu één stap teruggaan.
	3 seconden op de navigatiepijl achteruit drukken: In het hoofdmenu of vanuit het instellingenmenu terugspringen naar de statusweergave.
	Meerdere keren achter elkaar op de navigatiepijl drukken: In het menu verdergaan tot de gewenste functie.
	Op het bevestigingssymbool drukken: Functie activeren/deactiveren. Submenu openen.
	Tegelijk op het bevestigingssymbool en het terugsymbool drukken: Eén menuniveau terugspringen.
	Pijl met klok: Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Pijl met tijdweergave: Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Symbol "Instellingsmenu" openen: Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen. Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren. (zie 3.2.1 Instellingenmenu openen)
	Symbol "Uitgebreid menu" openen: Naar het uitgebreide menu navigeren en het uitgebreide menu openen. Indien vereist: In het uitgebreide menu naar de gewenste functie navigeren. (zie 3.2.2 Uitgebreid menu openen)

Symbol	Beschrijving
Geen actie gedurende 10 seconden	Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.
Deur openen en sluiten	Als u de deur opent en direct weer sluit, springt het display direct terug naar de statusweergave.

Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.

3.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld.

Menu	Beschrijving
Hoofdmenu	Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu. Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu.
 Instellingenmenu	Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat. (zie 3.2.1 Instellingenmenu openen)
 Uitgebreid menu	Het uitgebreide menu bevat speciale apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat. De toegang tot het uitgebreide menu wordt beveiligd met de cijfercode 1 5 1 . (zie 3.2.2 Uitgebreid menu openen)

3.2.1 Instellingenmenu openen

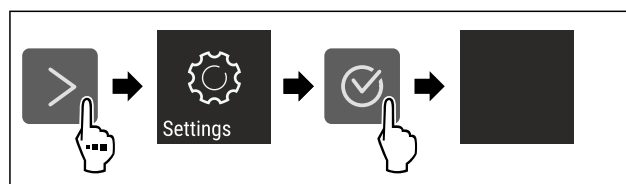


Fig. 7 Voorbeeld

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Instellingenmenu is geopend.
- Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

3.2.2 Uitgebreid menu openen

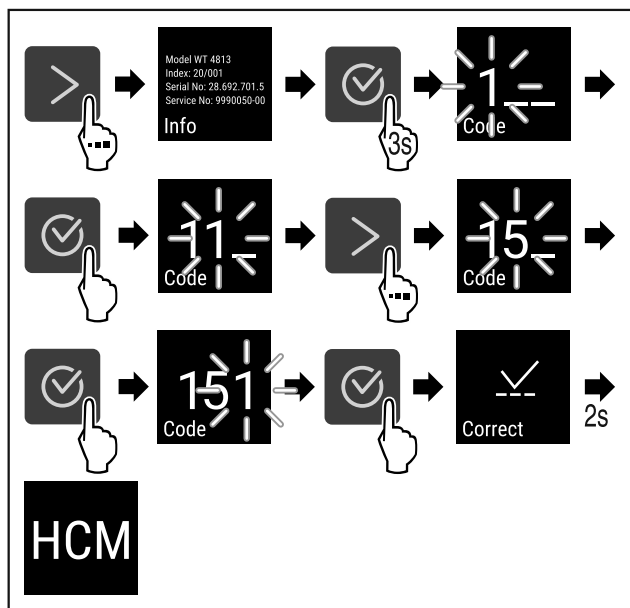


Fig. 8 Toegang met cijfercode 151

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Geavanceerd menu is geopend.
- ▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

3.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

3.3.1 Slaapstand beëindigen

- ▶ Op een willekeurige navigatietoets drukken.
- ▷ Slaapstand is beëindigd.

4 In gebruik nemen

4.1 Opstelvoorwaarden



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- ▶ Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

4.1.1 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- ▶ Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Plaats het apparaat niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke, en stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

- Een optimale opstelplaats is een droge en goed geventileerde ruimte.
- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving wordt neergezet, kan zich aan de buitenkant van het apparaat condenswater vormen. Let op de plaats van opstelling altijd op de be- en ontluchting.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, des te groter moet de ruimte zijn waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gasluchtmengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstelruimte minstens 1 m³ groot zijn. Gegevens over het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
- De vloer op de plaats van opstelling moet horizontaal en vlak zijn.
- De plaats van opstelling moet voor het apparaatgewicht inclusief de maximale belasting over voldoende draagvermogen beschikken. (zie 9.1 Technische gegevens)
- Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

4.1.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

- ▶ Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- ▶ Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- ▶ Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- ▶ Meervoudige contactdozen of verdeelkasten en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

4.2 Afmetingen apparaat

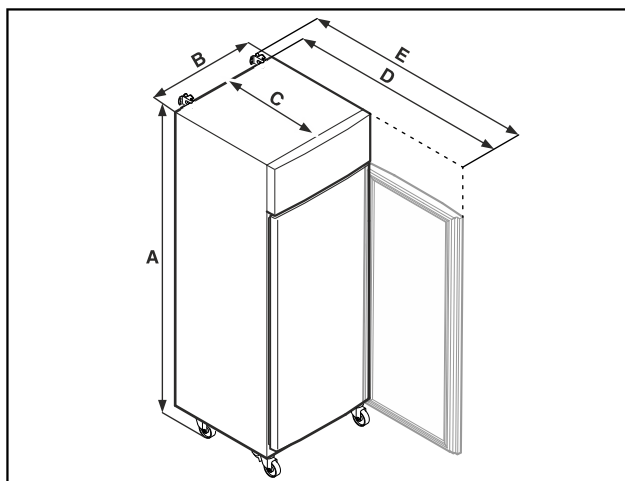


Fig. 9 Voorbeeld

In gebruik nemen

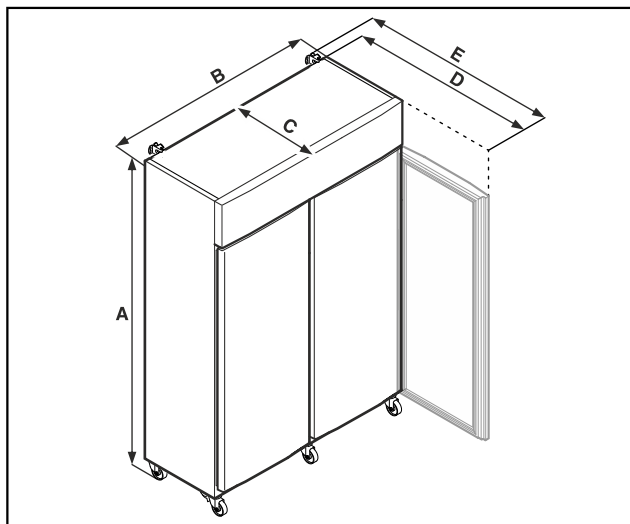


Fig. 10 Voorbeeld

	SRPvg 1402 SRPvg 1412	SRPvg 6501 SRPvg 6511
A	2135 mm	2135 mm
B	1427 mm	697 mm
C	867 mm	867 mm
D	1500 mm	1500 mm
E	1532 mm	1532 mm

	SRPvg 8401 SRPvg 8411
A	2135 mm
B	787 mm
C	1017 mm
D	1740 mm
E	1772 mm

A = hoogte van apparaat inclusief stelvoeten (minimum) / wielen

B = breedte van apparaat zonder greep

C = diepte van apparaat zonder greep

D = diepte van apparaat bij geopende deur

E = diepte van apparaat met uitstekende greep en kantelbeveiliging

4.3 Apparaat transporteren



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door glasscherven!*

Tijdens transport op een hoogte van meer dan 1500 m kan het glas van de deur breken. De scherven zijn scherp en kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

► Navenante veiligheidsmaatregelen treffen.



GEVAAR

Gevaar voor letsel en beschadigingen door zwaar apparaat!

► Apparaat altijd met minstens twee personen transporteren.



GEVAAR

Gevaar voor letsel en beschadigingen door omkantelend apparaat!

► Let tijdens het transport van apparaten op oneffen vloeren en hellingen.

Bij het transport van het apparaat het volgende in acht nemen:

- Apparaat rechtop transporteren.
- Indien vereist: Tweedeurs apparaten voor transport demonteren.

Bij eerste ingebruikname:

- Het apparaat verpakt transporteren.

Bij het transport van het apparaat na de eerste ingebruikname (bijv. verhuizing of reiniging):

- Apparaat leegmaken.
- Deur beveiligen tegen ongewenst openen.

4.4 Apparaat uitpakken

- Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op, als u een beschadiging opmerkt. Het apparaat niet op de stroomvoorziening aansluiten.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.

4.5 Netsnoer aansluiten

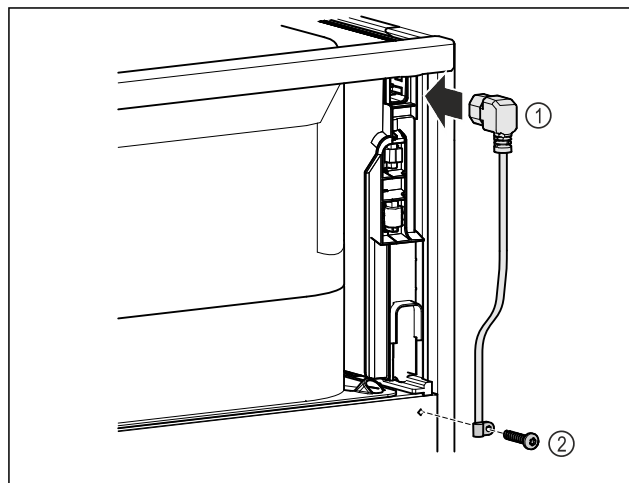


Fig. 11

- Netsnoer Fig. 11 (1) in de koudapparaatbus aan de achterkant van het apparaat steken.
- Trekontlasting monteren. Fig. 11 (2)

4.6 Kantelbeveiliging monteren



WAARSCHUWING

Verwondings- en beschadigingsgevaar door kantelend apparaat!

Levensgevaar en schade aan het apparaat. Een apparaat zonder kantelbeveiliging kan omvallen, als u bijvoorbeeld de deur opent of planken uittrekt.

► Voordat u het apparaat in gebruik neemt: Monteer de kantelbeveiliging **altijd** volgens de aanwijzingen.

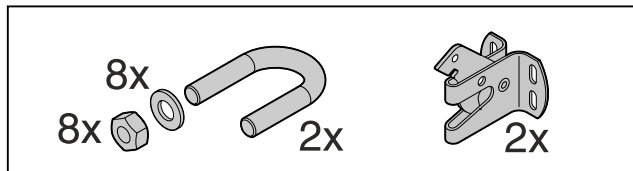


Fig. 12

De kantelbeveiliging wordt bij het apparaat geleverd. Deze bestaat uit een houder, een beugel, acht sluitringen en acht moeren.

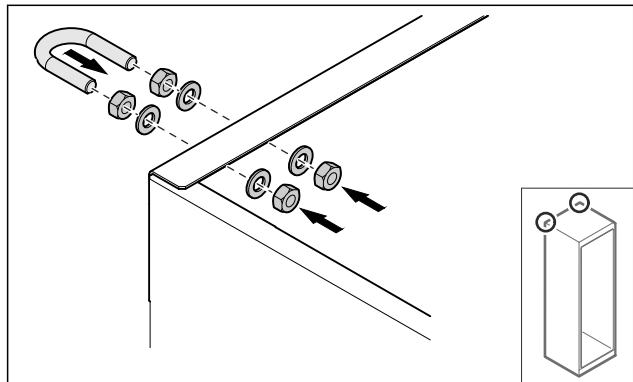


Fig. 13

- ▶ Beugel met meegeleverde sluitringen en moeren op het apparaat monteren.
- ▶ Apparaat met gemonteerde vasthouddelen tegen de wand schuiven.
- ▶ Apparaat uitlijnen.

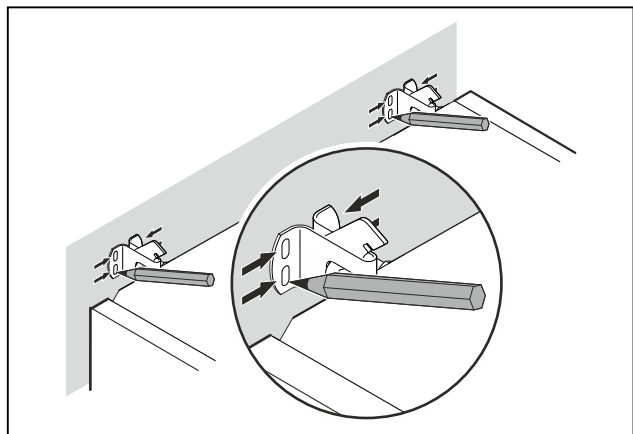


Fig. 14

- ▶ Markeringen op de wand aanbrengen.
- ▶ Apparaat verwijderen.

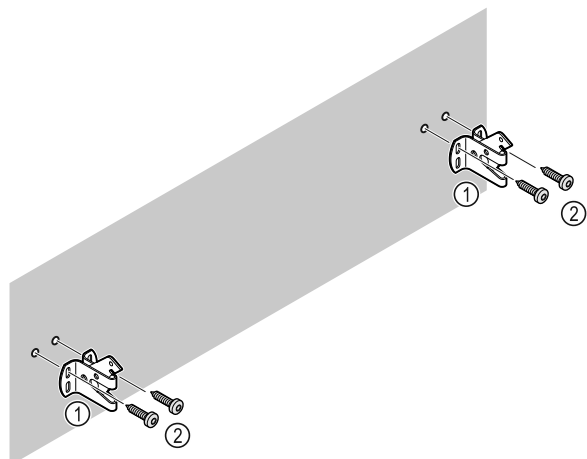


Fig. 15

Afhankelijk van de eigenschappen van de wand of de vloer (hout, beton) geschikt bevestigingsmateriaal (bijv. pluggen) en voldoende bevestigingspunten gebruiken.

- ▶ Borghaken bevestigen.

4.7 Apparaat opstellen



VOORZICHTIG

Letsel- en beschadigingsgevaar!

- ▶ Apparaat met 2 personen opstellen.



VOORZICHTIG

Letsel- en beschadigingsgevaar!

De deur kan tegen de wand slaan en hierdoor worden beschadigd. Bij glazen deuren kan het beschadigde glas tot letsel leiden!

- ▶ Deur tegen het slaan tegen de wand beveiligen. Deurstopper, bijv. van vilt, op de wand aanbrengen.

- ▶ Alle benodigde onderdelen (bijv. netkabel) op de achterzijde van het apparaat aansluiten en naar de zijkant leiden.

Aanwijzing

Kabels kunnen beschadigd worden!

- ▶ Kabels bij het terugschuiven niet ingeklemd raken.

- ▶ Apparaat zodanig tegen de wand schuiven dat de vasthouddelen in de borghaken vergrendelen.
- ▷ Het apparaat is nu tegen kantelen beveiligd.
- ▷ Dit kan door terugklappen van de borghaken weer worden losgemaakt.
- ▶ De afstand tussen de bovenkant van het apparaat en het plafond van de ruimte moet ten minste 300 mm zijn.

4.8 Plaatsen van meerdere apparaten

LET OP

Beschadigingsgevaar door condenswater tussen de zijwanden!

- ▶ Het apparaat niet direct naast een ander koelapparaat plaatsen.
- ▶ Apparaat met afstand van 3 cm tussen de apparaten opstellen.
- ▶ Meerdere apparaten alleen tot temperaturen van 35 °C en 65 % luchtvochtigheid naast elkaar opstellen.
- ▶ Bij hoge luchtvochtigheid afstand tussen de apparaten vergroten.

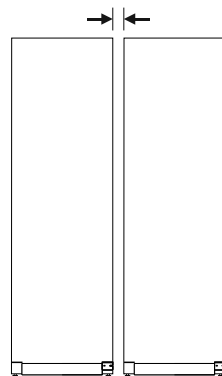


Fig. 16 Side-by-side-opstelling

Aanwijzing

Een side-by-side-kit is als toebehoren via de Liebherr-klantenservice verkrijgbaar. (zie 9.3 Klantenservice)

In gebruik nemen

4.9 Na het plaatsen

- Beschermfolies verwijderen. *
- Apparaat reinigen. (zie 8.3 Apparaat reinigen)
- Indien nodig: Apparaat desinfecteren.
- Factuur bewaren om voor servicediensten apparaat- en dealergegevens beschikbaar te hebben.

4.10 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

- Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
- Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

4.11 Deurscharnier verwisselen

4.11.1 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING

Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurscharnieren!

- Laat de deurmaatrichting door gekwalificeerd personeel verwisselen.



WAARSCHUWING

Letselgevaar en materiële schade door hoog deurgewicht!

- Ombouw alleen uitvoeren, als u een gewicht van 45 kg kunt dragen.
- Ombouw alleen met twee personen uitvoeren.

LET OP

Onder stroom staande onderdelen!

Beschadiging van elektrische onderdelen.

- Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel uitvoert.

4.11.2 Gereedschap



4.11.3 Aggregaatafdekking openen

- Deur openen.

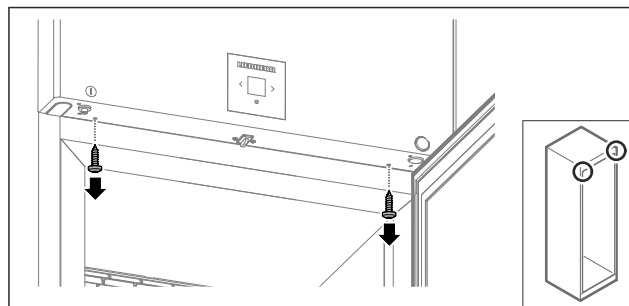


Fig. 17

- Schroeven verwijderen.

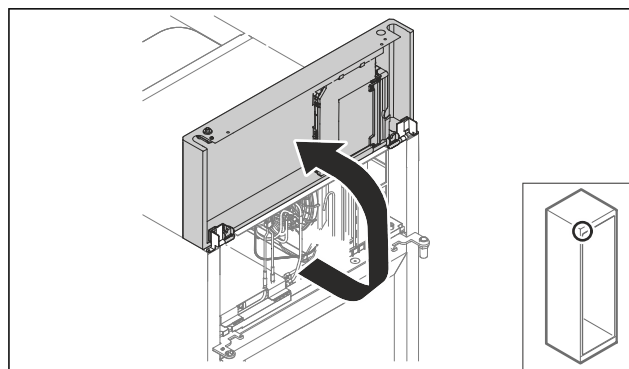


Fig. 18

- Aggregaatafdekking omhoog tillen.
 - Afdekking vasthouden.
- of-

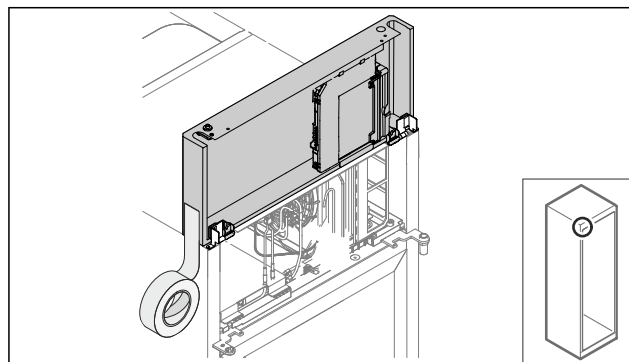


Fig. 19

- Afdekking vastzetten.

4.11.4 Deur demonteren

4.11.4 Deur demonteren (glazen deur)*

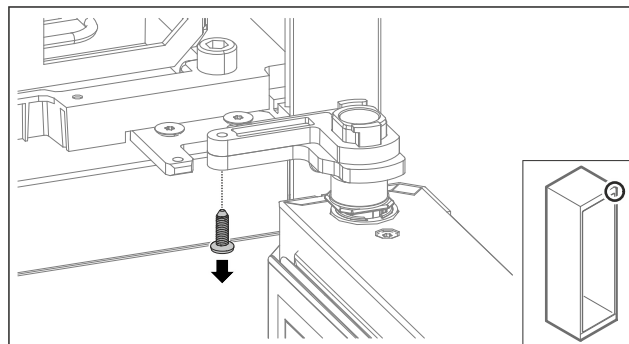


Fig. 20

- Schroef verwijderen.

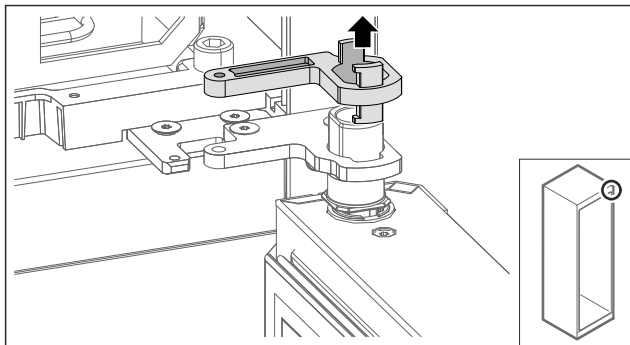


Fig. 21

- Vergrendeling lagerbok verwijderen.

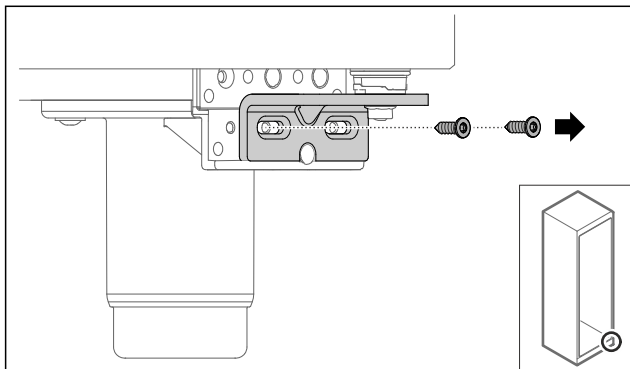


Fig. 22

- Schroeven verwijderen.

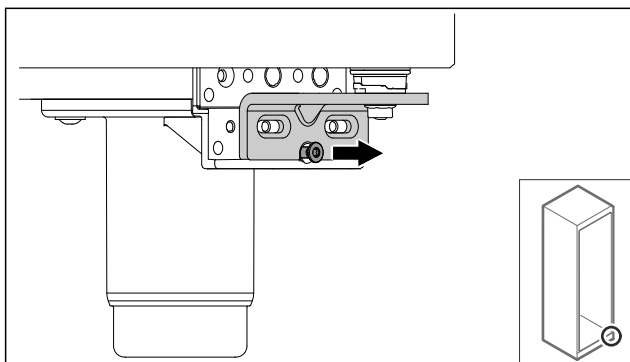


Fig. 23

- Schroef losmaken.

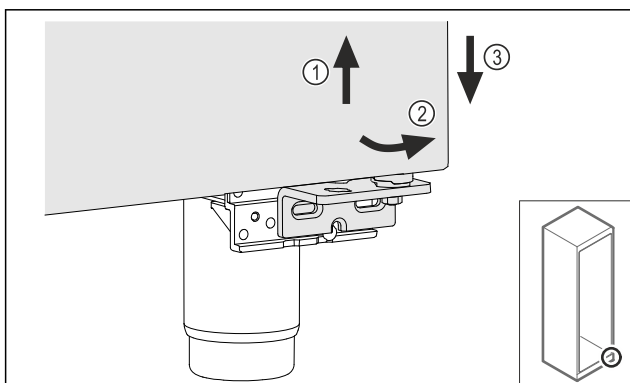


Fig. 24

- Deur iets optillen Fig. 24 (1), onderzijde naar voren kantelen Fig. 24 (2) en laten zakken Fig. 24 (3).
- Deur op een zachte ondergrond leggen.
- ▷ Glazen deur is gedemonteerd.

4.11.4 Deur demonteren (geschuimde deur)*

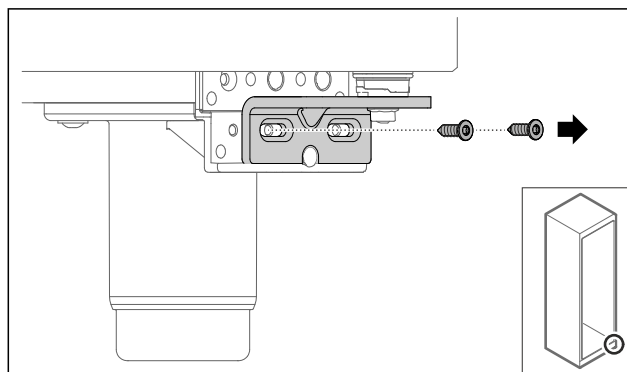


Fig. 25

- Schroeven verwijderen.

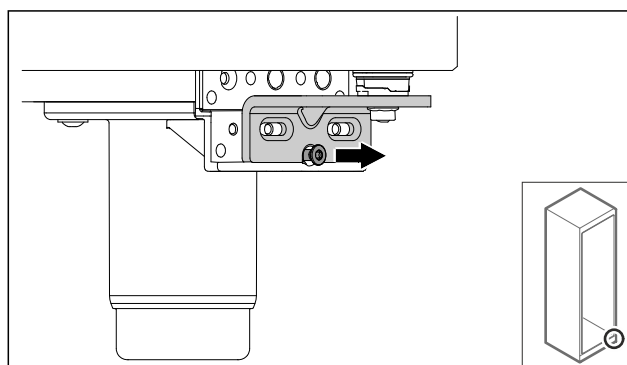


Fig. 26

- Schroef losmaken.

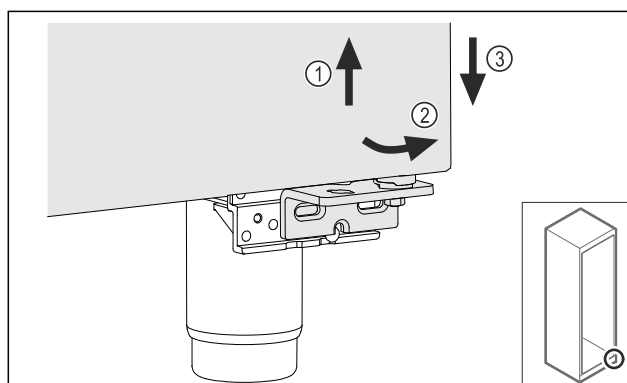


Fig. 27

- Deur iets optillen Fig. 27 (1), onderzijde naar voren kantelen Fig. 27 (2) en laten zakken Fig. 27 (3).
- Deur op een zachte ondergrond leggen.
- ▷ Geschuimde deur is gedemonteerd.

4.11.5 Onderste sluitsysteem ombouwen

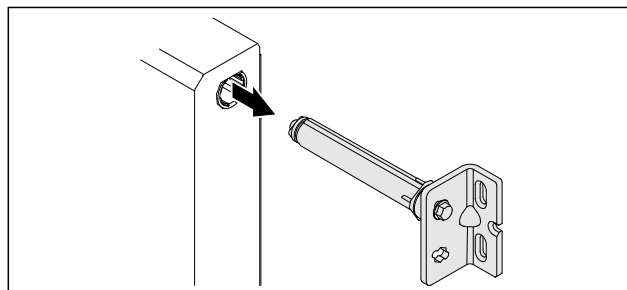


Fig. 28

- Onderste scharnierbeugel uit de deur trekken.

LET OP

Gevaar voor letsel door gespannen veer!

- Deursluitsysteem Fig. 29 (1) niet demonteren.

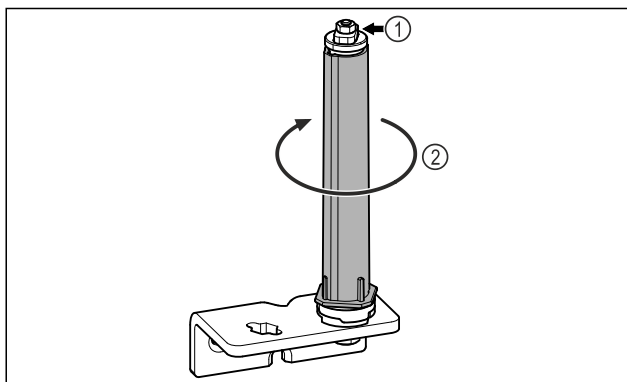


Fig. 29

- Sluitsysteem Fig. 29 (2) draaien, tot deze vastklikt.
- ▷ Voorspanning van het sluitsysteem is losgemaakt.

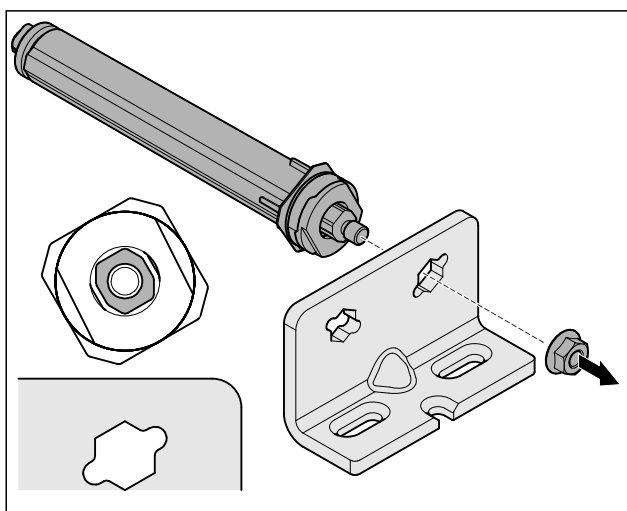


Fig. 30 Rechter aanslag

- Moer losmaken.

Aanwijzing

Verkeerde plaatsing van de hoogte-instelschijven.

Bevestiging van de moeren niet meer voldoende mogelijk.

- Schijf moet aan de onderzijde van het sluitsysteem vergrendelen.

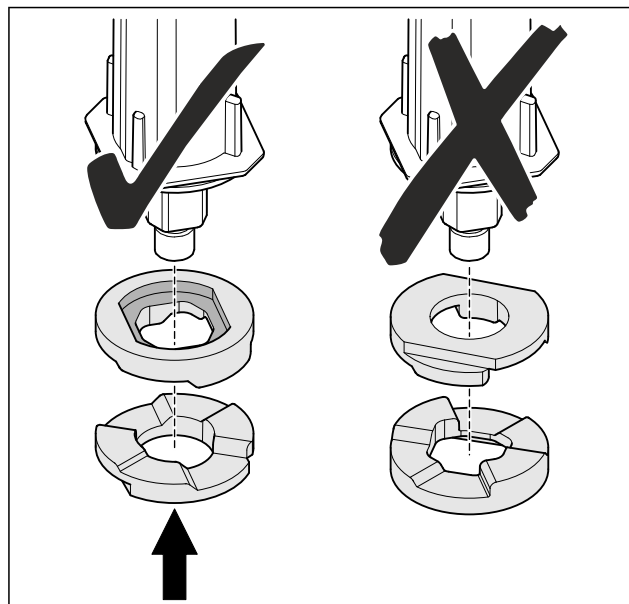


Fig. 31

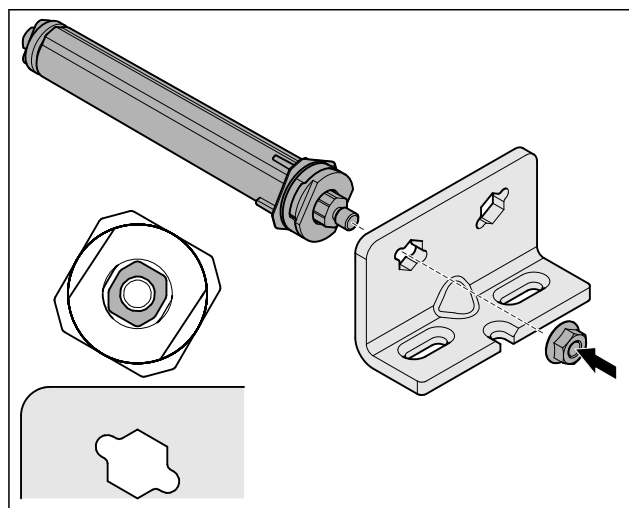


Fig. 32 Linker aanslag

- Sluitsysteem verplaatsen en vastschroeven, uitlijning van het sluitsysteem in acht nemen.
- ▷ Onderste sluitsysteem is omgebouwd.

4.11.6 Bovenste sluitsysteem ombouwen

4.11.6 Bovenste sluitsysteem ombouwen (glazen deur)*

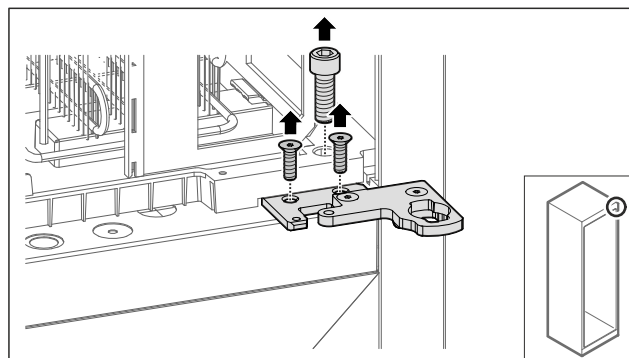


Fig. 33

- Schroeven verwijderen.

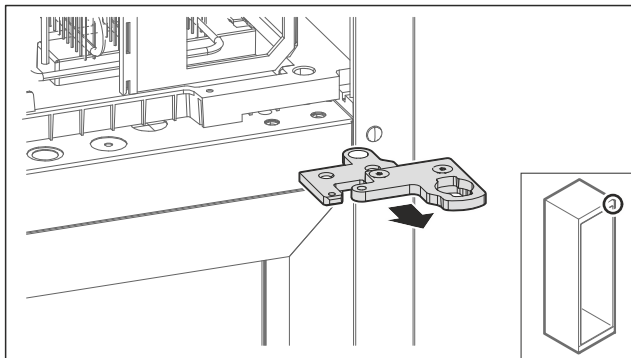


Fig. 34

- Tweedelige scharnierbeugel wegnemen.

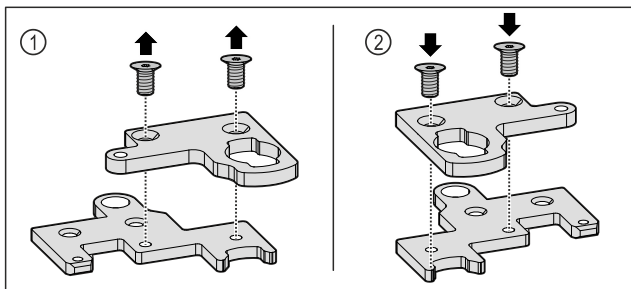


Fig. 35

- Tweedelige scharnierbeugel uit elkaar halen. Fig. 35 (1)
- Tweedelige scharnierbeugel 180° gedraaid weer samen-voegen. Fig. 35 (2)

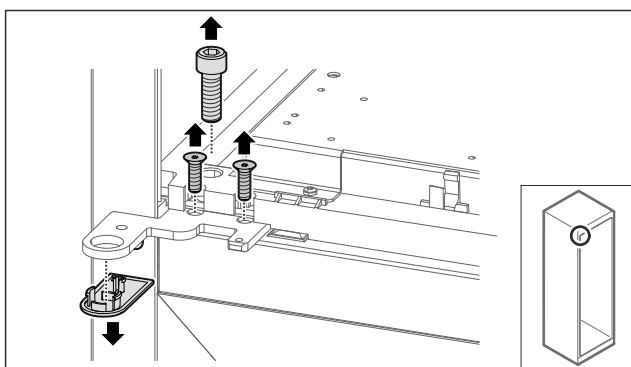


Fig. 36

- Schroeven en afdekking verwijderen.

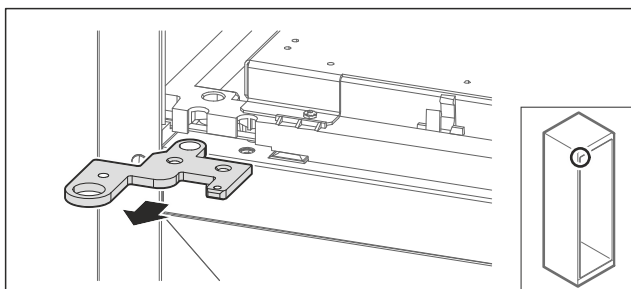


Fig. 37

- Scharnierbeugel wegnemen.

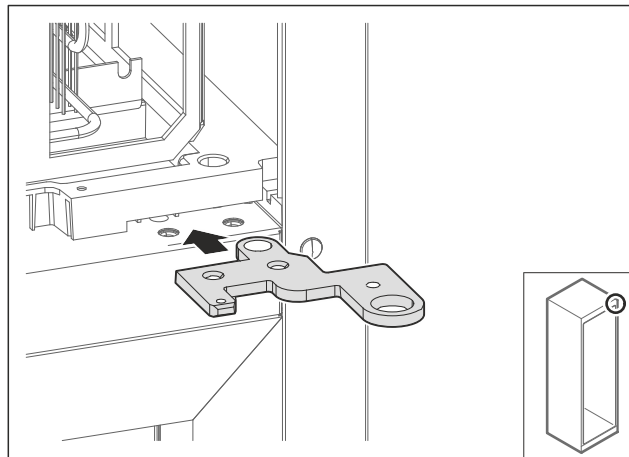


Fig. 38

- Scharnierbeugel 180° gedraaid op de tegenoverliggende zijde monteren.

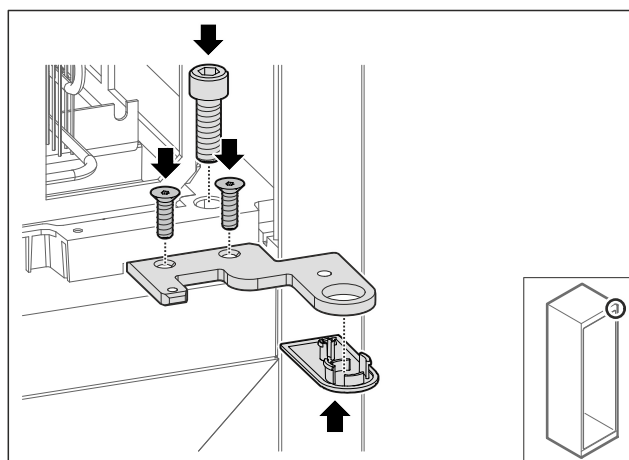


Fig. 39

- Scharnierbeugel vastschroeven.
- Afdekking plaatsen.

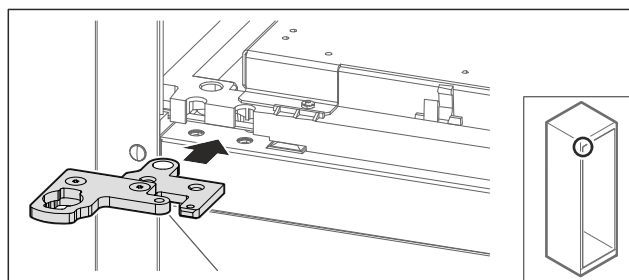


Fig. 40

- Tweedelige scharnierbeugel op de tegenoverliggende zijde plaatsen.

Aanwijzing

Kabel niet vastklemmen.

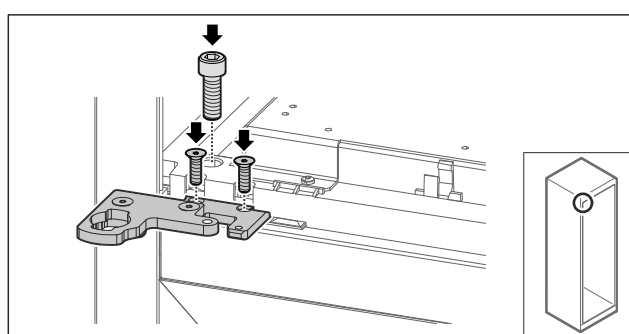


Fig. 41

- Tweedelige scharnierbeugel vastschroeven.
- ▷ Bovenste sluitsysteem is omgebouwd.

4.11.6 Bovenste sluitsysteem ombouwen (geschuimde deur)*

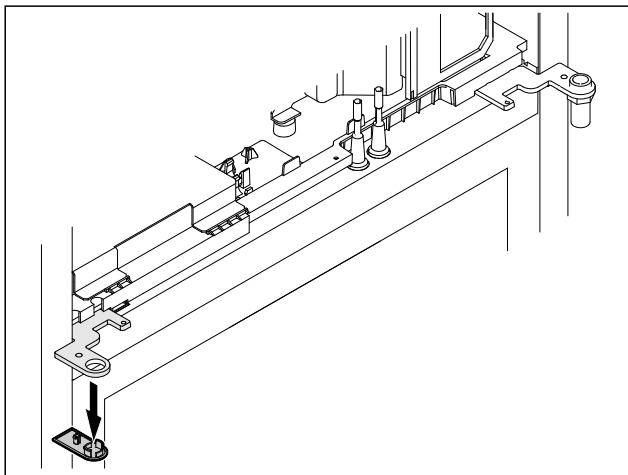


Fig. 42

- Afdekking verwijderen.

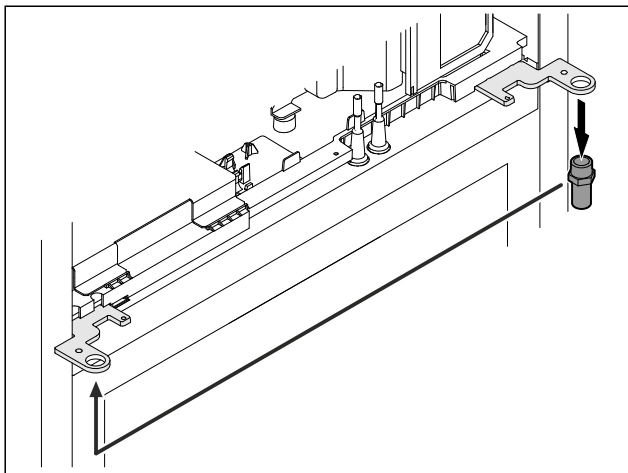


Fig. 43

- Bout in de scharnierbeugel omzetten.
- Bout met **aanhaalkoppel van 12 Nm** aanhalen.

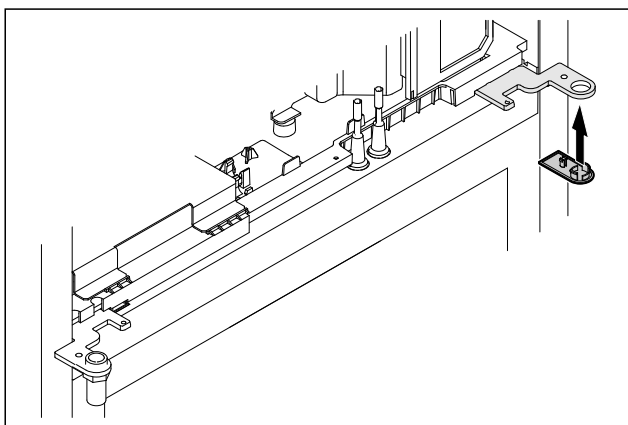


Fig. 44

- Afdekking plaatsen.
- ▷ Bovenste sluitsysteem is omgebouwd.

4.11.7 Slot verplaatsen

4.11.7 Slot omzetten (mechanisch slot)

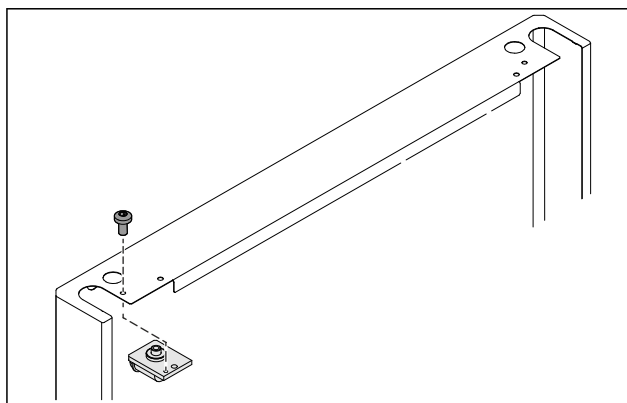


Fig. 45

- Schroef verwijderen en slot eruit trekken.

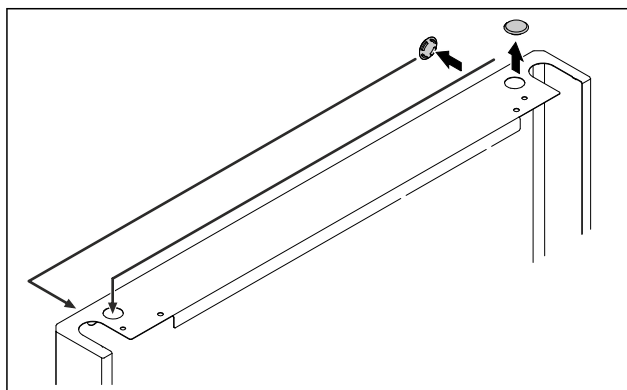


Fig. 46

- Afdekkingen naar de tegenovergestelde zijde verplaatsen.

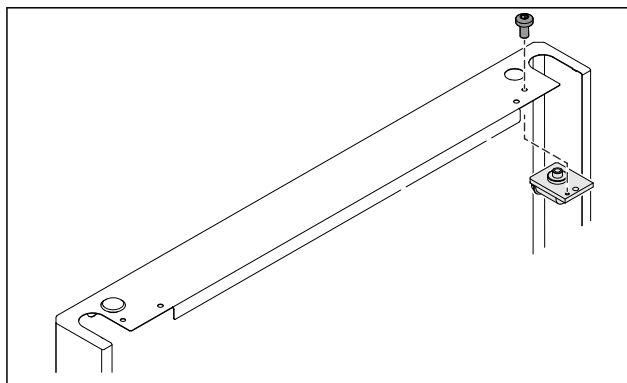


Fig. 47

- Slot plaatsen en vastschroeven.
- ▷ Mechanisch slot is omgezet.

4.11.8 Lagerbok omzetten

4.11.8 Lagerbok omzetten (wielen)



WAARSCHUWING

Verwondings- en beschadigingsgevaar door kantelend apparaat!

Levensgevaar en materiële beschadiging van het apparaat. Als u de rollen van het apparaat demonteert, kan het apparaat kantelen.

- Alvorens het apparaat om te bouwen: Apparaat tegen kantelen beveiligen.

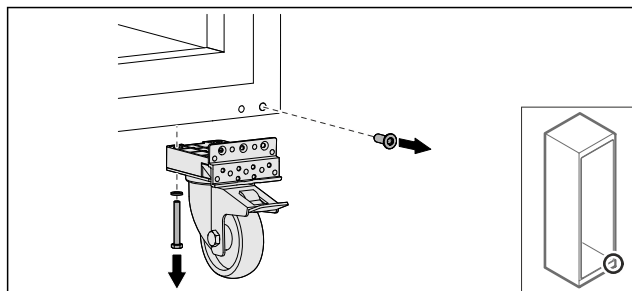


Fig. 48

- Rollen losschroeven.

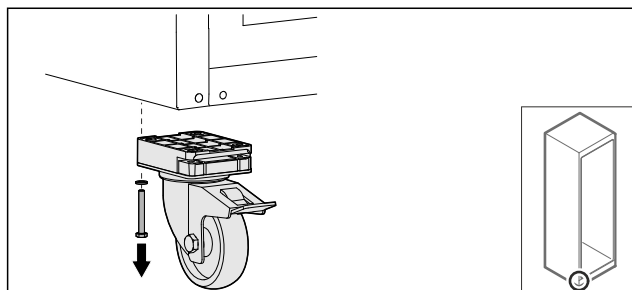


Fig. 49

- Rollen met lagerbus losschroeven.

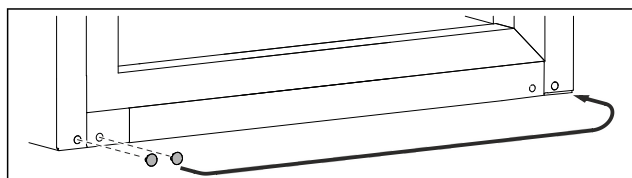


Fig. 50

- Afdekkingen verplaatsen.

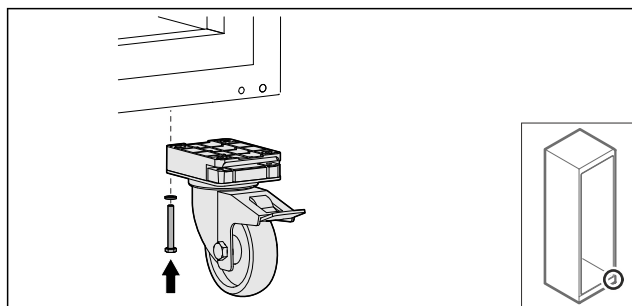


Fig. 51

- Rollen vastschroeven.

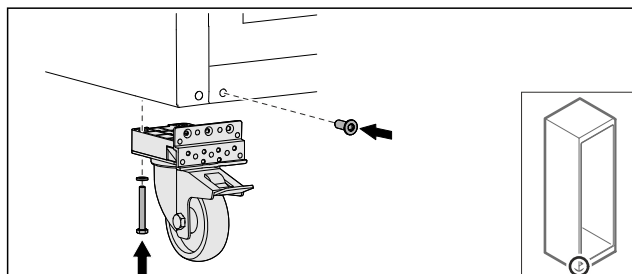


Fig. 52

- Rollen met lagerbus vastschroeven.
- ▷ Lagerbok is omgezet.

4.11.9 Deur ombouwen

4.11.9 Deur ombouwen (glazen deur)*

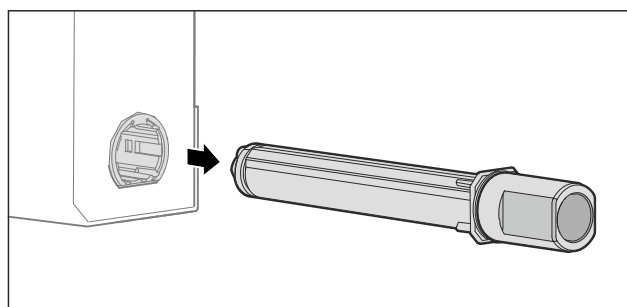


Fig. 53

- Bovenste sluitsysteem uit de deur trekken.

LET OP

Gevaar voor letsel door gespannen veer!

- Deursluitsysteem Fig. 54 (1) niet demonteren.

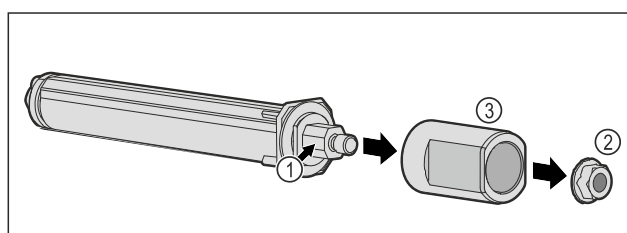


Fig. 54

- Moer Fig. 54 (2) verwijderen.
- Huls Fig. 54 (3) verwijderen.

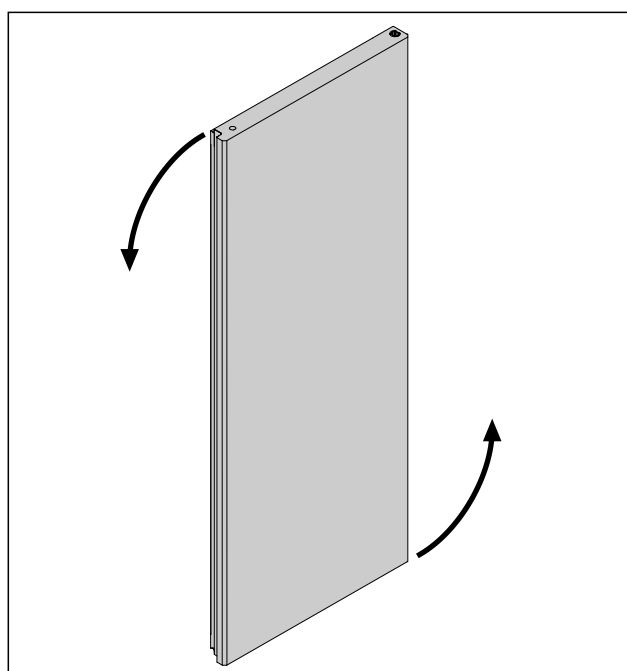


Fig. 55 Voorbeeldweergave

- Deur 180° draaien.

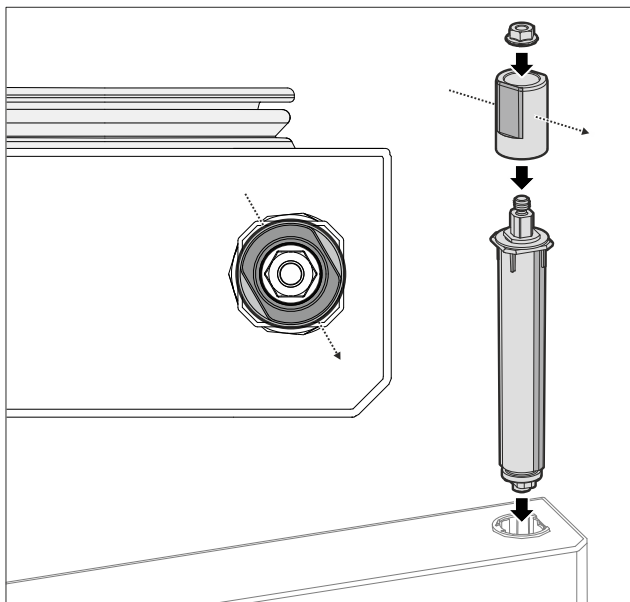


Fig. 56 Rechter aanslag

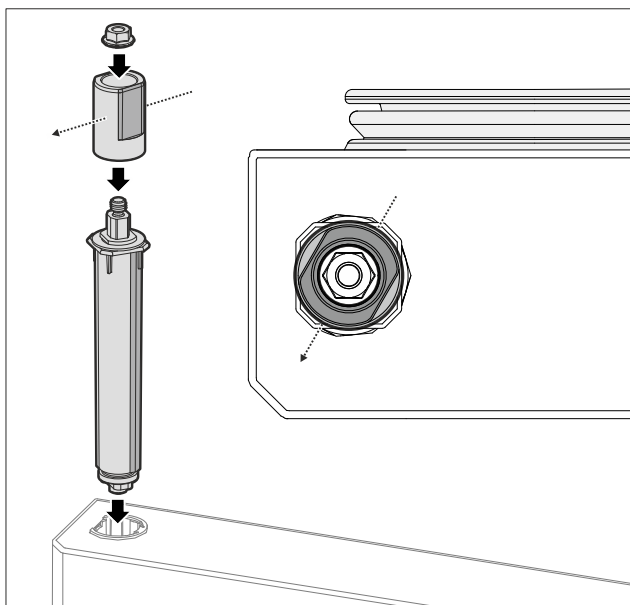


Fig. 57 Linker aanslag

- Bovenste sluitsysteem samenvoegen en op scharnierzijde plaatsen, neem de uitlijning van de huls in acht.
- ▷ Glazen deur is omgebouwd.

4.11.9 Deur ombouwen (geschuimde deur)*

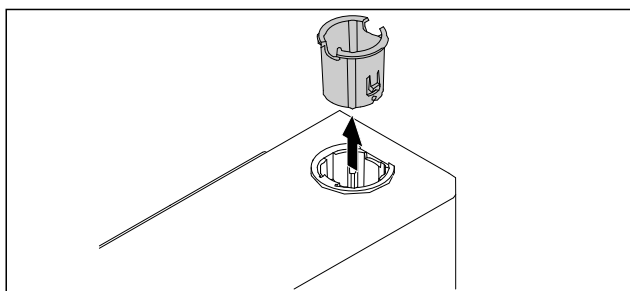


Fig. 58

- Scharnierbus op de tegenoverliggende zijde plaatsen.

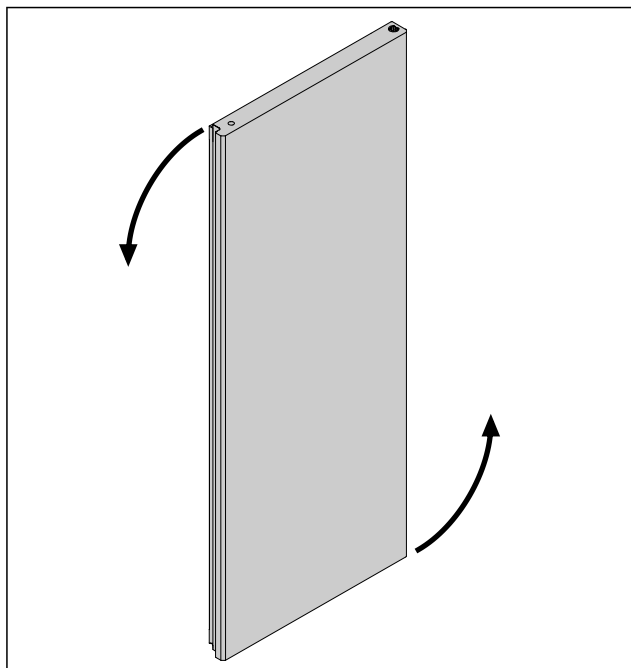


Fig. 59

- Deur 180° draaien.

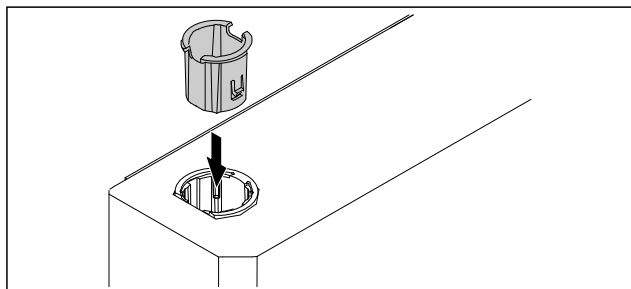


Fig. 60

- Scharnierbus boven op scharnierzijde plaatsen (de afgeschuinde zijde wijst naar buiten).
- ▷ Geschuimde deur is omgebouwd.

4.11.10 Onderste sluitsysteem monteren

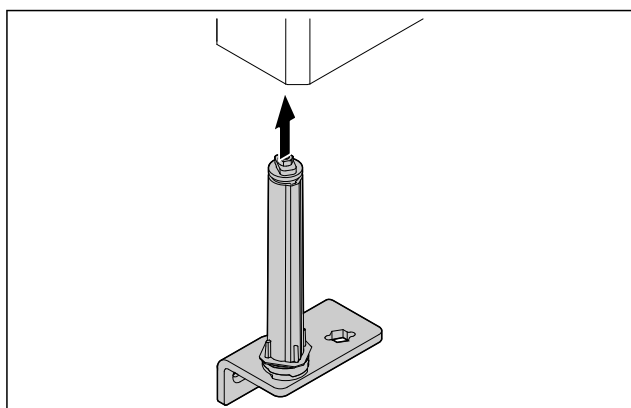


Fig. 61

- Sluitsysteem in de deur schuiven.

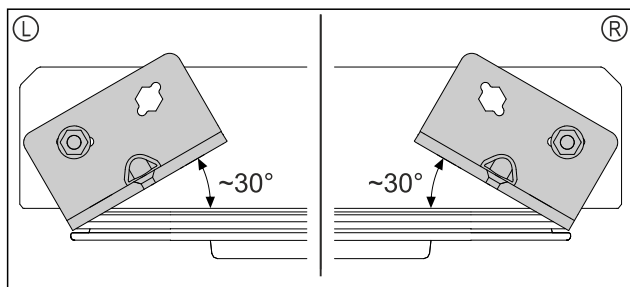


Fig. 62 Deur van onder

- Uitlijning sluitsysteem voor montage voor linker aanslag (L) of rechter aanslag (R).

4.11.11 Deur monteren

4.11.11 Deur monteren (glazen deur)*

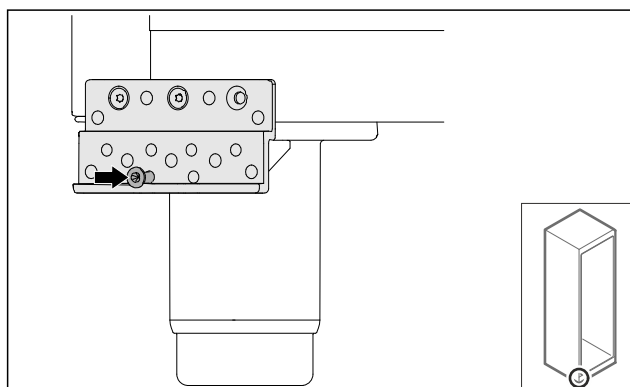


Fig. 63

- Schroef iets aanhalen.

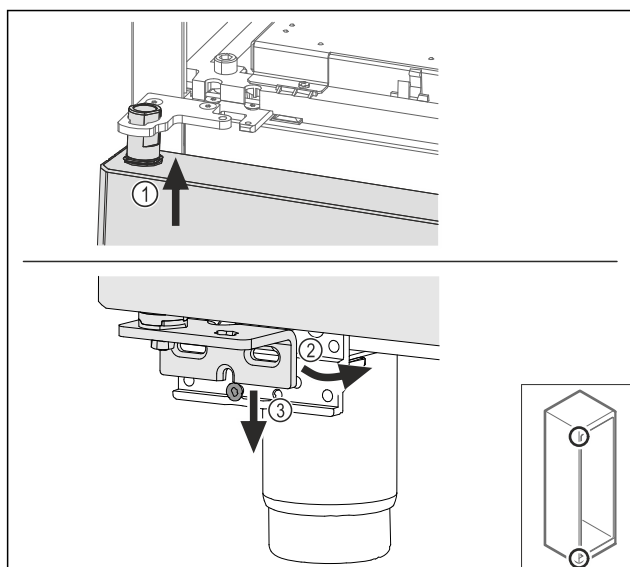


Fig. 64

- Deur iets gekanteld aan de bovenzijde terugplaatsen Fig. 64 (1), deur recht uitlijnen Fig. 64 (2) en aan de onderzijde op de lagerbokschoef Fig. 64 (3) plaatsen.

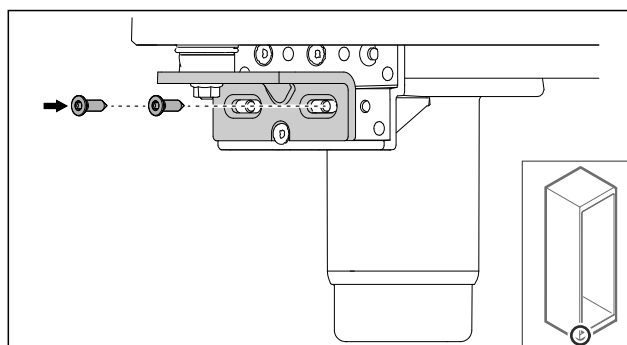


Fig. 65

- Deur vastschroeven.

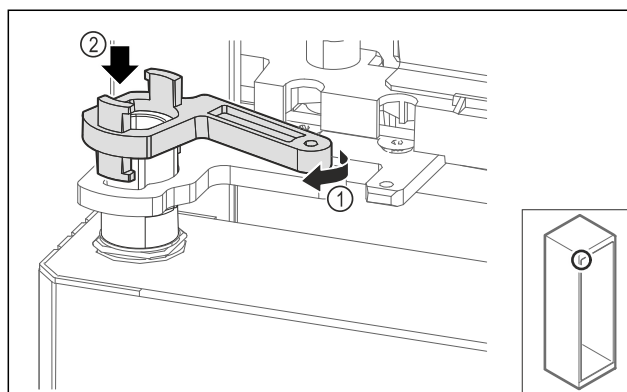


Fig. 66

- Vergrendeling lagerbok iets draaien Fig. 66 (1) en op de huls plaatsen Fig. 66 (2).

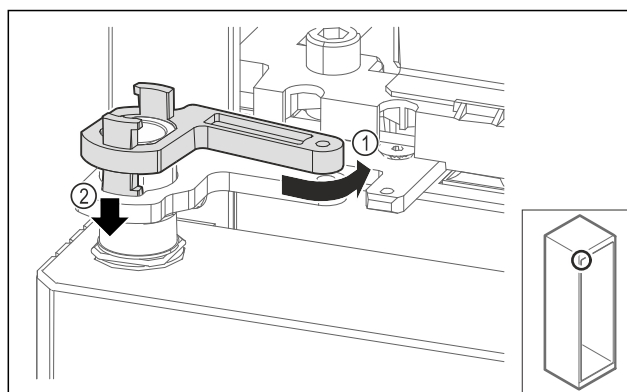


Fig. 67

- Vergrendeling lagerbok iets terugdraaien Fig. 67 (1), omlaag drukken Fig. 67 (2) en in de scharnierhoek vergrendelen.

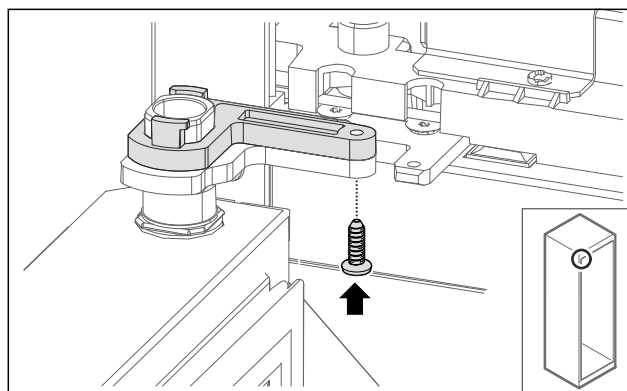


Fig. 68

- Deur openen.
- Vergrendeling lagerbok vastschroeven.
- Glazen deur is gemonteerd.

4.11.11 Deur monteren (geschuimde deur)*

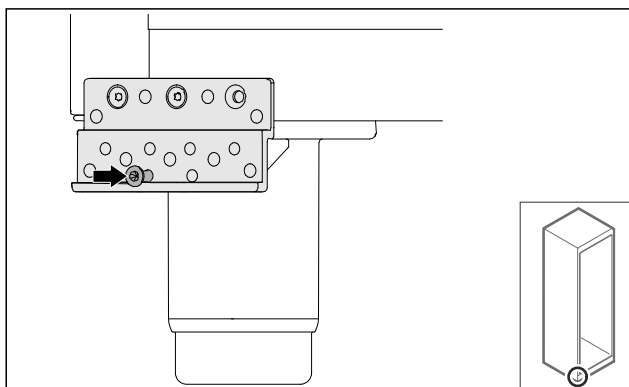


Fig. 69

- Schroef iets aanhalen.

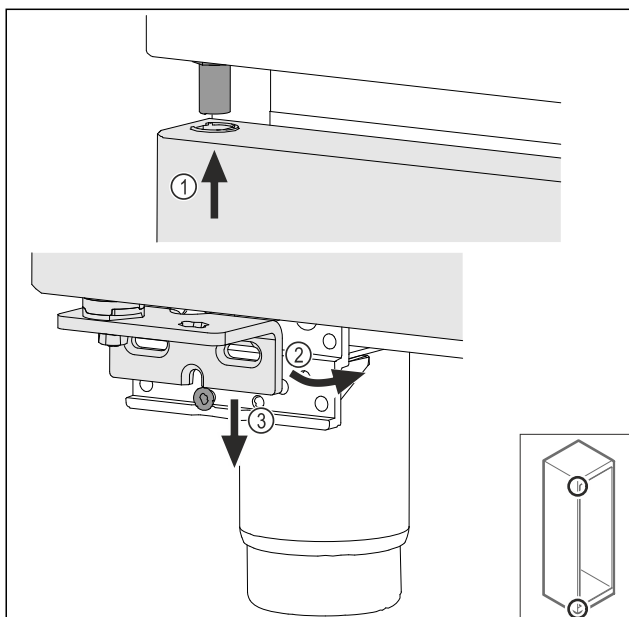


Fig. 70

- Deur iets gekanteld aan de bovenzijde terugplaatsen Fig. 70 (1), deur recht uitlijnen Fig. 70 (2) en aan de onderzijde op de lagerbokschoef Fig. 70 (3) plaatsen.

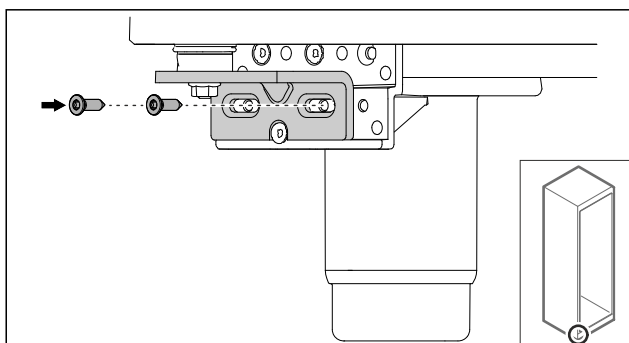


Fig. 71

- Deur vastschroeven.
- ▷ Geschuimde deur is gemonteerd.

4.11.12 Aggregaatafdekking sluiten

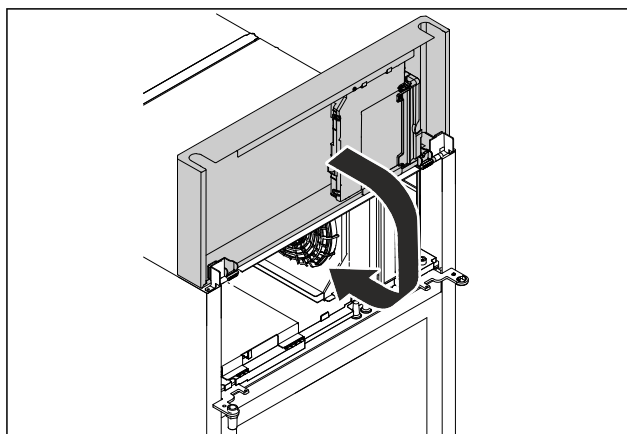


Fig. 72

- Aggregaatafdekking sluiten.

Aanwijzing

Kabel niet vastklemmen.

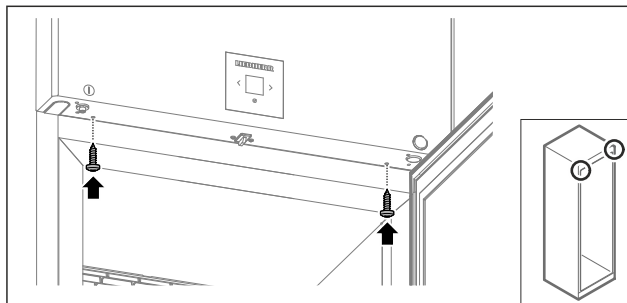


Fig. 73

- Aggregaatafdekking vastschroeven.
- Deur sluiten.
- ▷ De deuraanslag is veranderd.

4.12 Deur uitlijnen

4.12.1 Deur horizontaal uitlijnen

Als de deur niet recht is, kunt u de deur aan de onderste scharnierhoek afstellen.

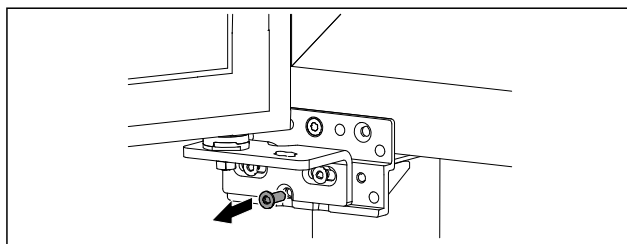


Fig. 74

- Middelste schroef aan onderste scharnierhoek verwijderen.

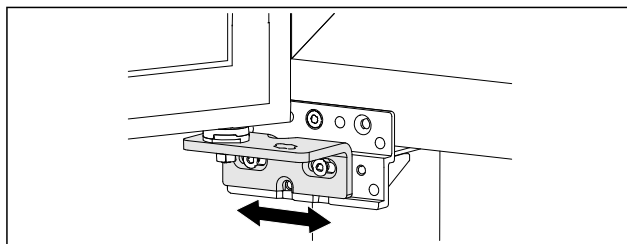


Fig. 75

- ▶ Beide schroeven iets losmaken en deur met scharnierhoek naar rechts of links verschuiven.
- ▶ Schroeven tot de aanslag vastdraaien (middelste schroef is niet meer nodig).
- ▶ De deur is recht uitgelijnd.

4.13 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- ▶ Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- ▶ Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 4.5 Netsnoer aansluiten)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden. (zie 4.1 Opstelvoorwaarden)
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden.
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!
Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- ▶ Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!
Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- ▶ Geen verlengkabel gebruiken.
- ▶ Geen verdeelkasten gebruiken.

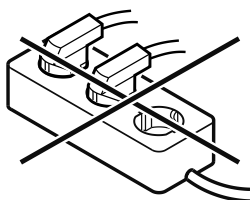

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- ▶ Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

- ▶ Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.

- ▶ Standby-symbool verschijnt op het display.

- ▶ Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.

- ▶ Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

4.14 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- Apparaat is opgesteld en aangesloten.
- Alle plakstroken, plak- en beschermfolies en de transportbeveiligingen in en aan het apparaat zijn verwijderd.

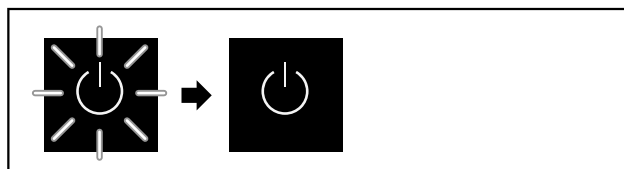


Fig. 76 Voorbeeld

Het stand-bysymbool knippert tot de startprocedure is beëindigd.

Het display geeft het stand-bysymbool aan.

Als het apparaat met fabrieksinstelling wordt geleverd, moet bij inbedrijfstelling eerst de beeldschermtaal worden geselecteerd.

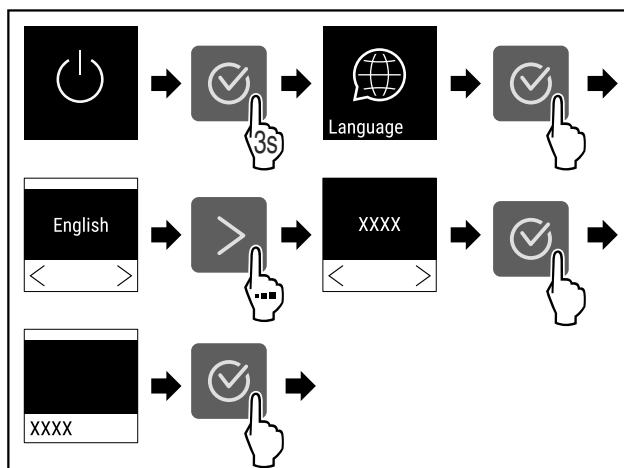


Fig. 77

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

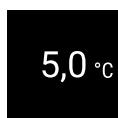


Fig. 78

- ▶ Het apparaat is ingeschakeld zodra de temperatuur op het display verschijnt.
- ▶ De temperatuurweergave knippert totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

4.15 Uitrusting aanbrengen

4.15.1 Vastzetstrips aanbrengen

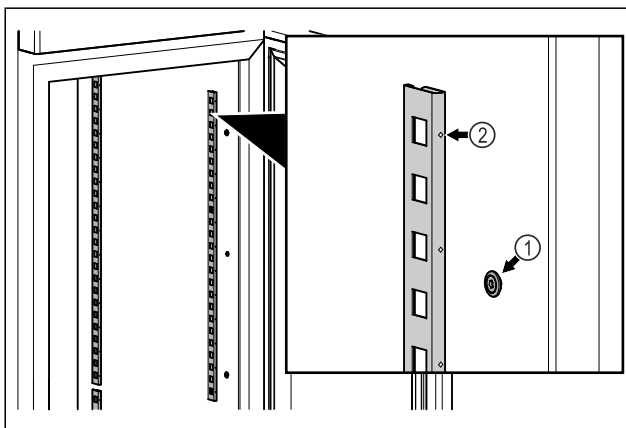


Fig. 79 Voorbeeld

- Vastzetstrips in de ophanging Fig. 79 (1) haken. Markering Fig. 79 (2) moet naar voren wijzen.

4.15.2 Draagrails aanbrengen

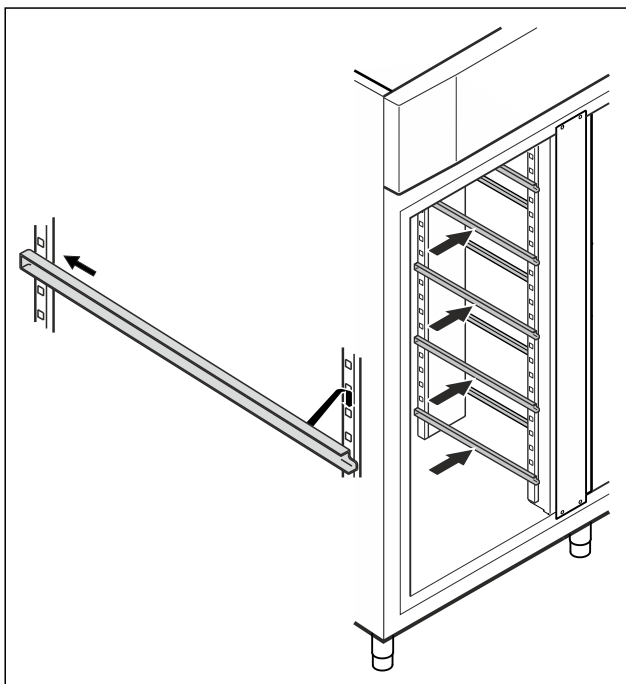


Fig. 80 Voorbeeld

- Draagrails in achterste vastzetstrip schuiven en er vooraan inhaken.

4.16 Tussenrooster

4.16.1 Tussenrooster aanbrengen

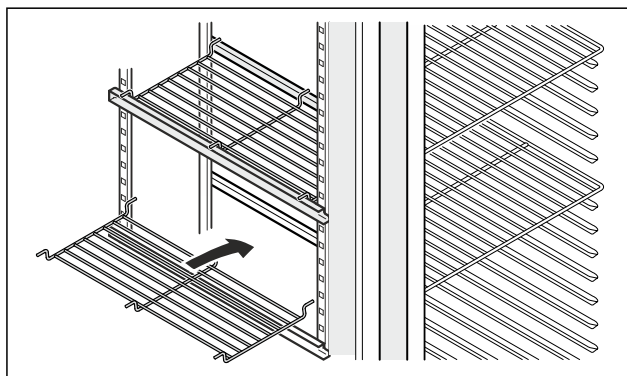


Fig. 81 Voorbeeld

- Tussenrooster op de draagrails plaatsen.

5 Opslag

5.1 Instructies voor opslag

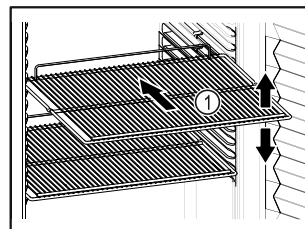


Fig. 82 Voorbeeld

Bij het bewaren in acht nemen:

- ☐ Indien de legroosters Fig. 82 (1) verplaatsbaar zijn, deze aan de hoogte aanpassen.
- ☐ Maximale belading in acht nemen. (zie 9.1 Technische gegevens)
- ☐ Apparaat pas beladen, zodra de opslagtemperatuur werd bereikt (inachtname van koelketen).
- ☐ Gekoelde goederen mogen de achterwand niet raken.
- ☐ Koelproduct steekt niet uit over het draagplateau.
- ☐ Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- ☐ Koelgoed met tussenafstand bewaren zodat de lucht goed kan circuleren.
- ☐ Gekoelde goederen mogen de stapelmarkering niet overschrijden.

Dit is belangrijk voor een goede luchtcirculatie en een gelijkmatige temperatuurverdeling in de binnenruimte.

6 Bediening

6.1 Bedienings- en weergave-elementen

Het display geeft een snel overzicht van de huidige status van het apparaat, de temperatuurinstelling, de status van functies en instellingen, evenals alarm- en foutmeldingen.

De bediening wordt uitgevoerd met navigatiepijlen en bevestigingssymbool.

Er kunnen functies worden geactiveerd of gedeactiveerd en instellingswaarden worden gewijzigd.

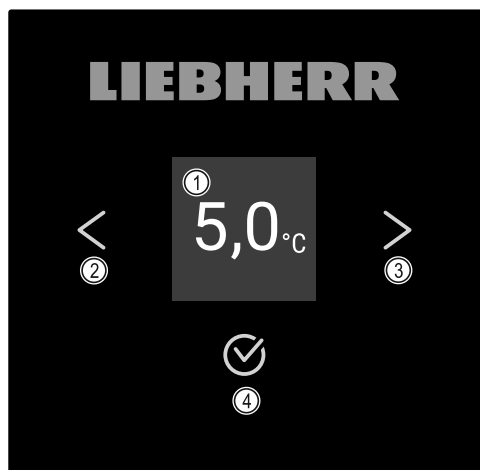


Fig. 83 Display

- (1) Statusweergave (2) Navigatiepijl achteruit (3) Navigatiepijl vooruit (4) Bevestigen

6.1.1 Statusweergave



Fig. 84 Statusweergave met werkelijke temperatuur

De statusweergave toont de werkelijke temperatuur en is de uitgangswaarde. Van daaruit vindt de navigatie naar de functies en instellingen plaats. De statusweergave kan verschillende weergavesymbolen weergeven.

6.1.2 Weergavesymbolen

De weergavesymbolen geven informatie over de actuele toestand van het apparaat.

Symbol	Apparaattoestand
	Stand-by Apparaat is uitgeschakeld.
	Pulserend stand-bysymbool Apparaat beweegt omhoog.
	Pulserende temperatuur Doeltemperatuur nog niet bereikt. Apparaat koelt af tot de ingestelde temperatuur.
	Temperatuurindicatie Toont de actuele binnentemperatuur
	Wisselende weergave temperatuur//Defrost-symbool met witte balk Apparaat is in handmatige ontdooiing
	D in de weergave Apparaat is in DemoMode.

Symbol	Apparaattoestand
	Herinnering onderhoud Het ingestelde tijdsinterval is afgelopen.
	Vol gegevensgeheugen Het gegevensgeheugen (999 uur) is vol. De oudste gegevens worden vanaf nu overschreven.
	Knipperend symbool Een fout is nog actief.
	Foutsymbool Apparaat is in fouttoestand.
	Witte balk onder Submenu
	Witte balk boven Voorinstelling, actieve instelling of actieve waarde
	Toenemende balk Toets 3 seconden indrukken om instelling te activeren.
	Afnemende balk Toets 3 seconden indrukken om instelling te deactiveren.

Symbolen van de statusweergave

6.1.3 Akoestische signalen

In de volgende gevallen klinkt een signaal:

- Als een functie of waarde wordt bevestigd.
- Als een functie of een waarde ofwel niet geactiveerd ofwel niet gedeactiveerd kan worden.
- Zodra een fout optreedt.
- Bij een alarmmelding.

De alarmtonen kunnen in het klantmenu worden in- en uitgeschakeld.

6.2 Apparaatfuncties

6.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 3 Werking van het Touch-display)
- ☐ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat. (zie 6.1 Bedienings- en weergave-elementen)

6.2.2 Apparaat in- en uitschakelen



Met deze instelling kan het gehele apparaat worden in- en uitgeschakeld.

Apparaat inschakelen

Zonder geactiveerde DemoMode:

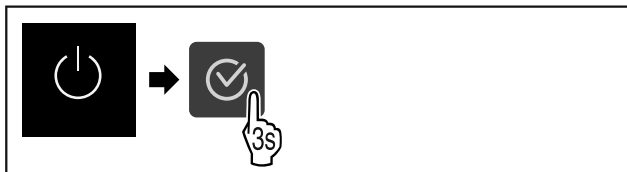


Fig. 85

► Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

Met geactiveerde DemoMode:

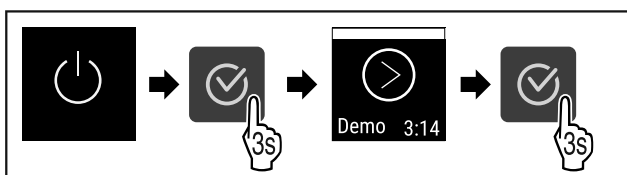


Fig. 86

► Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

Aanwijzing

DemoMode voor aflopen van de countdown deactiveren.

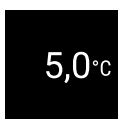


Fig. 87

► De temperatuurweergave verschijnt op het display.

Apparaat uitschakelen



Fig. 88

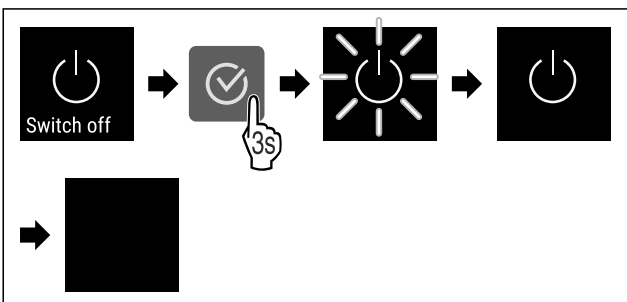


Fig. 89

► Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

► Display toont stand-bysymbool.

► Display wordt na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld.

6.2.3 Temperatuur



De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- hoe vaak de deur wordt geopend
- hoe lang de deur geopend blijft

- ruimtetemperatuur van de plaats van opstelling
- type, temperatuur en hoeveelheid van het koelgoed

Aanwijzing

In sommige delen van de binnenruimte kan de luchttemperatuur van de temperatuurweergave afwijken.

Temperatuur instellen



Fig. 90

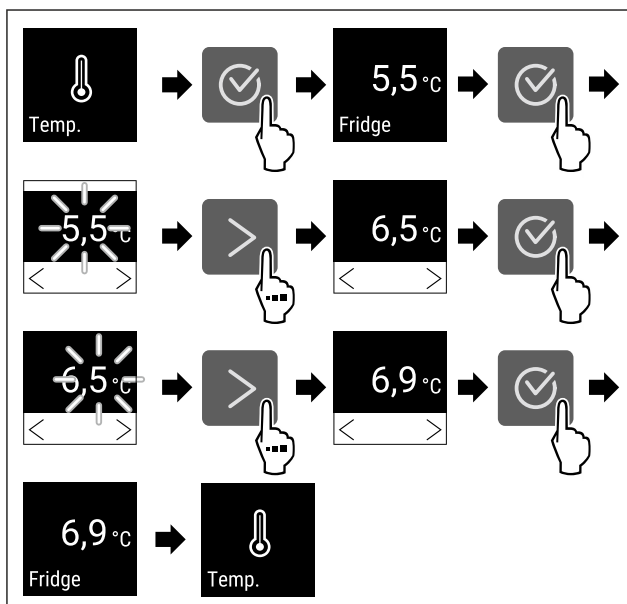


Fig. 91 Temperatuurwissel van 5,5 °C tot 6,9 °C

► Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

► Temperatuur is ingesteld.

6.2.4 Temperatuurregistratie



Het apparaat geeft de minimum- en maximumtemperatuur in het apparaat aan. De registratie start automatisch na het inschakelen van het apparaat met een interval van één minuut. Na 999 uur (ca. 40 dagen) wordt erop gewezen dat het geheugen vol is. De temperatuurregistratie moet dan gereset worden.

Aanwijzing

Aanbevolen wordt om de temperatuurregistratie bij inbedrijfstelling van het apparaat en **na het bereiken van de ingestelde temperatuur** eenmalig te resetten. Hierdoor wordt de relevante maximumtemperatuur aangegeven.

Temperatuurregistratie tonen

De temperatuurregistratie toont de duur van de registratie en de gedurende die tijd gemeten minimum- en maximumtemperatuur.

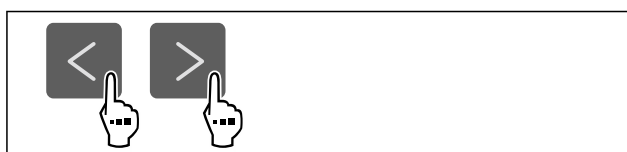


Fig. 92

min. 5,0 °C
max. 17,3 °C
Recording: 65 h

Fridge

Fig. 93

- ▷ Statusscherm met de temperatuurregistraties wordt weergegeven.

Temperatuurregistratie resetten

De weergegeven minimum- en maximumtemperaturen kunnen op elk moment gereset worden. Hiermee worden de weergegeven waarden gewist en het meetinterval opnieuw gestart.

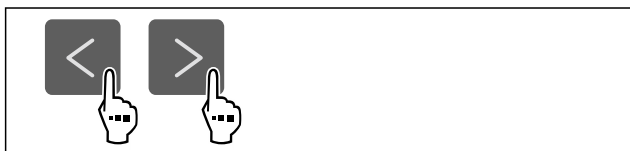


Fig. 94

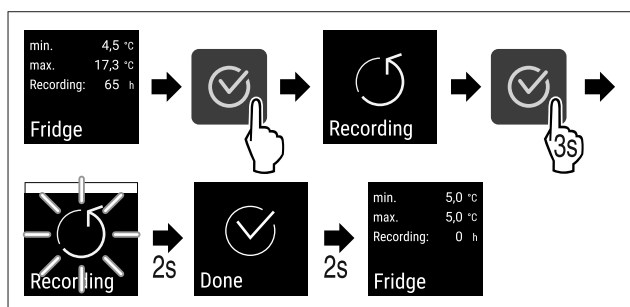


Fig. 95

- ▶ Handlingsstappen volgens afbeelding uitvoeren.
- ▷ Temperatuurregistratie is gereset.
- ▷ Registratie-interval start opnieuw.

6.2.5 Verlichting



Het apparaat is van een binnenverlichting voorzien.

U kunt de binnenverlichting continu inschakelen.
(zie Verlichting inschakelen*) *

Als u de deur van het apparaat opent, wordt de binnenverlichting ingeschakeld.

U kunt deze functie ook deactiveren. (zie Verlichting bij deuropening uitschakelen*) *

Verlichting uitschakelen*



Fig. 96

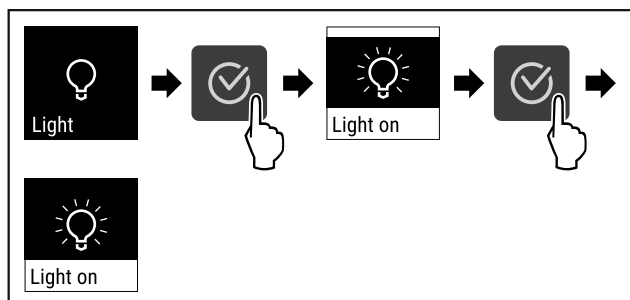


Fig. 97

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

- ▷ Verlichting is uitgeschakeld.

Verlichting inschakelen*

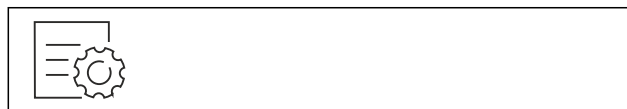


Fig. 98

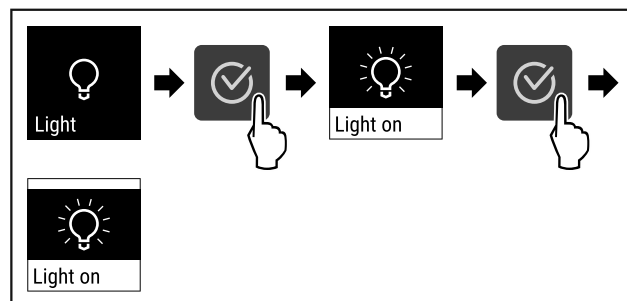


Fig. 99

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Verlichting is ingeschakeld.

Verlichting bij deuropening uitschakelen*



Fig. 100

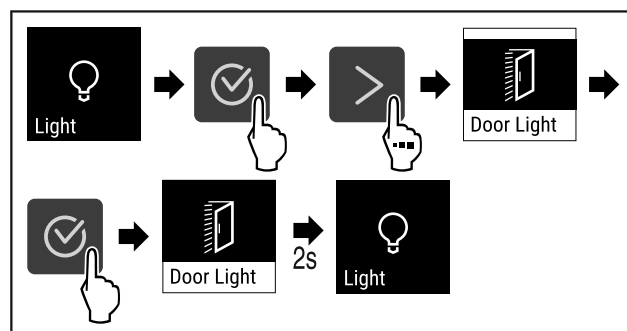


Fig. 101

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Verlichting bij deuropening is uitgeschakeld.

Verlichting bij deuropening inschakelen*

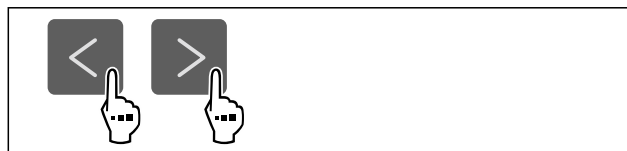


Fig. 102

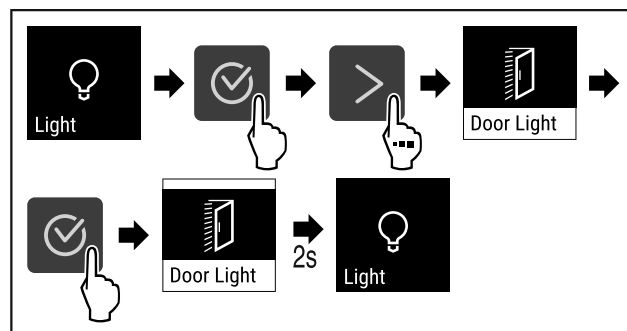


Fig. 103

Bediening

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Verlichting bij deuropening is ingeschakeld.

6.2.6 Toegangsbeveiliging instellingenmenu



Met deze instelling kan de toegang tot het instellingenmenu beveiligd worden met een driecijferige pincode.

Toepassing:

- Onbedoeld wijzigen van instellingen en functies vermijden.
- Onbedoeld uitschakelen van het apparaat vermijden.
- Onbedoelde temperatuurwijzigingen vermijden.

Aanwijzing

- ▶ In de onderstaande voorbeelden wordt af fabriek de ingestelde PIN-code: **1 1 1** gebruikt.

Toegangsbeveiliging van het instellingenmenu activeren



Fig. 104

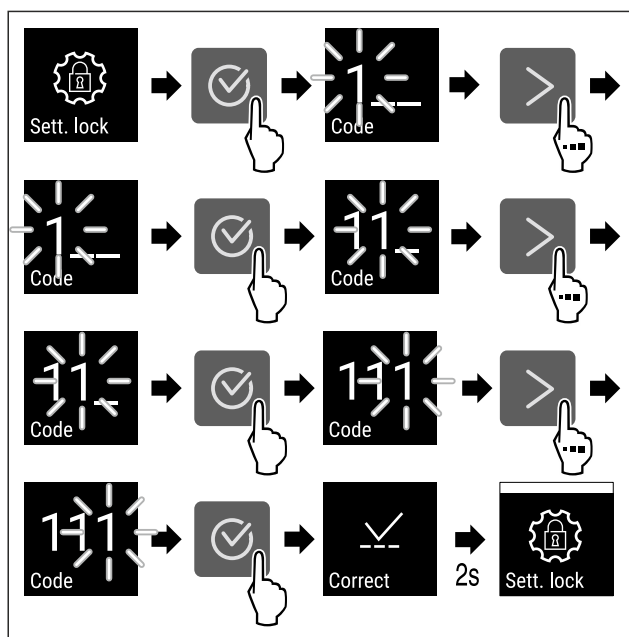


Fig. 105

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Toegangsbeveiliging van het instellingenmenu is geactiveerd.

Pincode voor de toegangsbeveiliging van het instellingenmenu wijzigen

Zie: (zie 6.2.7 Toegangscodes)

Toegangsbeveiliging van het instellingenmenu deactiveren

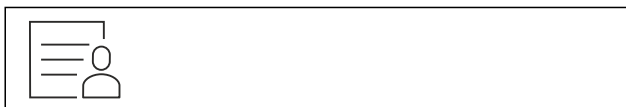


Fig. 106

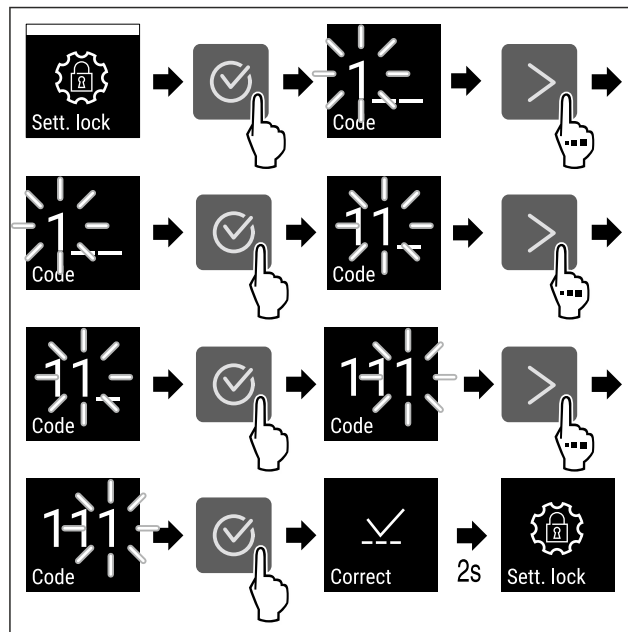


Fig. 107

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Toegangsbeveiliging van het instellingenmenu is gedeactiveerd.

Beveiligd instellingenmenu openen

Bij een actieve toegangsbeveiliging is de invoer van de PIN-code vereist, om het menu Instellingen te openen. Zodra u het menu Instellingen hebt verlaten, activeert u de toegangsbeveiliging automatisch.

- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

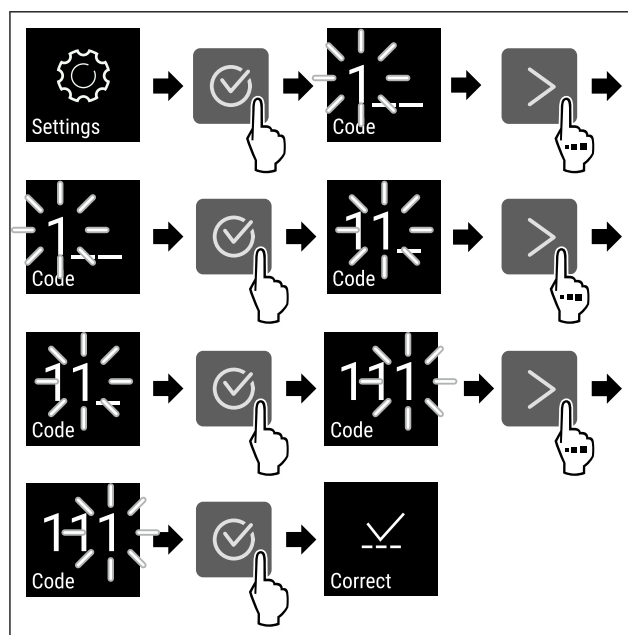


Fig. 108

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ De pincode is correct.
- ▷ Het instellingenmenu verschijnt.

6.2.7 Toegangscodes

Verschillende instellingen zijn mogelijk.

Toepassing:

- Wijzigen van de instellingscode.
- Resetten van de instellingscode.

Toegangsbeveiliging van het instellingsmenu



Wijzen van de instellingscode

Deze instelling maakt het wijzen van de instellingscode voor de toegangsbeveiliging van het instellingsmenu mogelijk.

De instelling wordt in 3 stappen uitgevoerd:

- Invoer van de instellingscode
- Invoer van de nieuwe instellingscode
- Bevestiging van de nieuwe instellingscode

Aanwijzing

- In het volgende voorbeeld wordt de af fabriek ingestelde instellingscode **1 1 1** gewijzigd.
- De nieuwe instellingscode is: **2 3 4**



Fig. 109

De toegangsbeveiliging van het instellingsmenu moet actief zijn. (zie 6.2.6 Toegangsbeveiliging instellingenmenu)

- Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

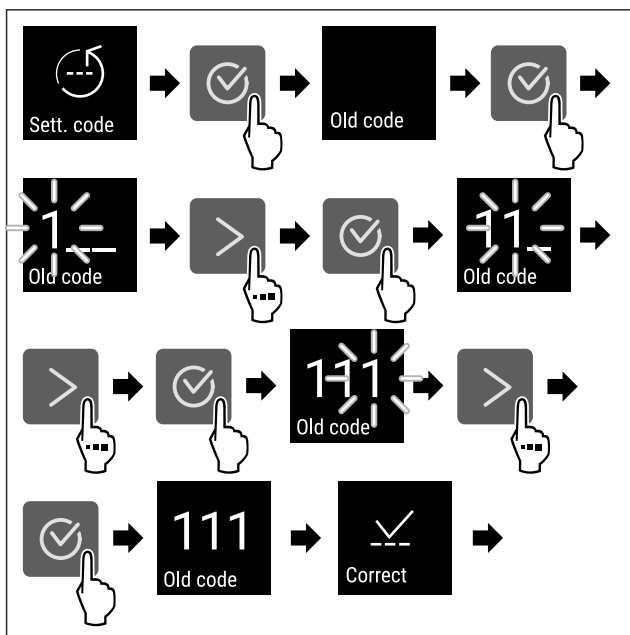


Fig. 110

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Invoer van de oude instellingscode succesvol.

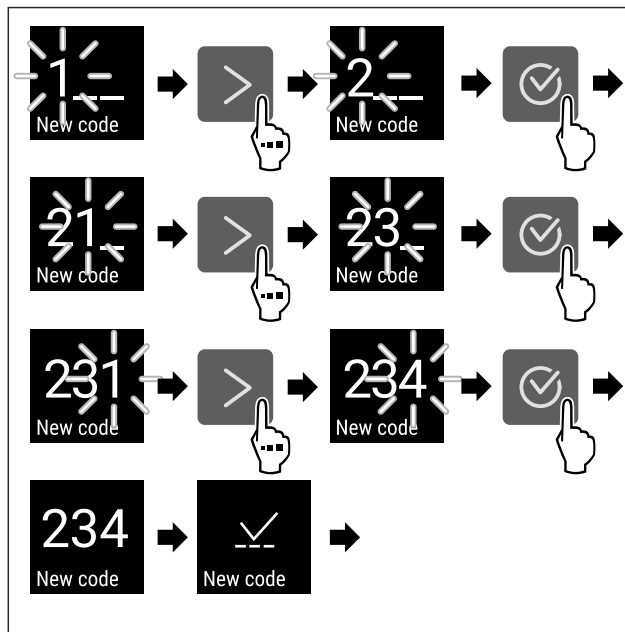


Fig. 111

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Invoer van de nieuwe instellingscode succesvol.

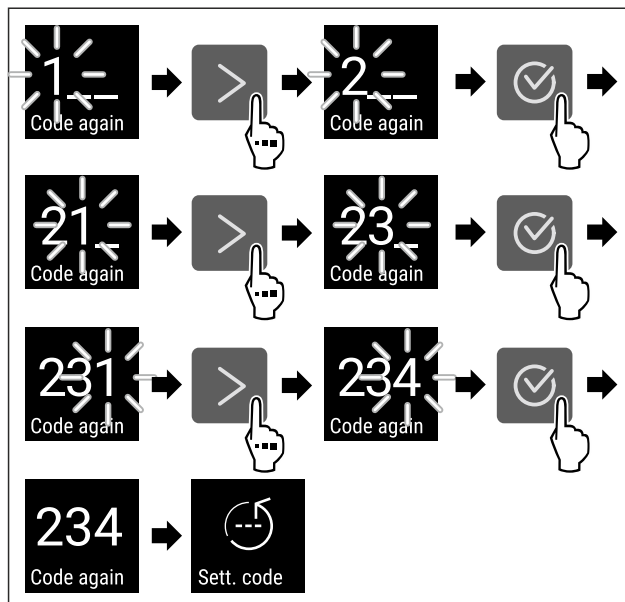


Fig. 112

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Bevestiging van de nieuwe instellingscode succesvol.
- De instellingscode is gewijzigd.

Resetten van de instellingscode

Instellingscode voor de toegangsbeveiliging van het instellingsmenu vergeten of niet bekend.

- Apparaat op fabrieksinstellingen (zie 6.2.27 Resetten naar fabrieksinstellingen) resetten.
- Het apparaat is gereset naar de oorspronkelijke instellingen.
- De instellingscode af fabriek is: **1 1 1**

6.2.8 Herinnering onderhoudsinterval



Instelling van de periode tot aan het onderhoud wordt herinnerd.

De volgende waarden kunnen worden ingesteld:

- 7 dagen

Bediening

- 14 dagen
- 30 dagen
- 60 dagen
- 90 dagen
- 180 dagen
- 360 dagen
- 720 dagen
- 1080 dagen
- Uit

Herinnering onderhoudsinterval instellen

De volgende stappen beschrijven hoe de periode tot het volgende onderhoud ingesteld wordt.



Fig. 113

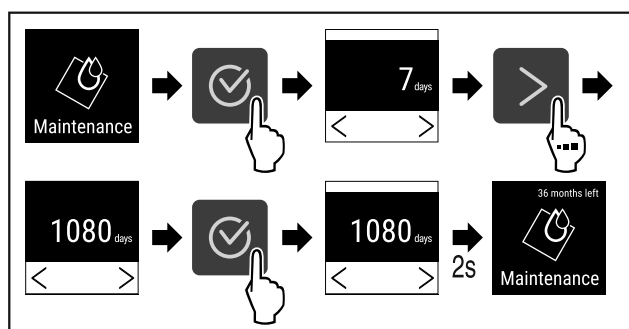


Fig. 114

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ De periode tot aan het volgende onderhoud wordt herinnerd is ingesteld.
- ▷ De resterende tijd wordt weergegeven.

6.2.9 Taal



Met deze instelling wordt de taal van de weergave ingesteld.

Taal instellen



Fig. 115

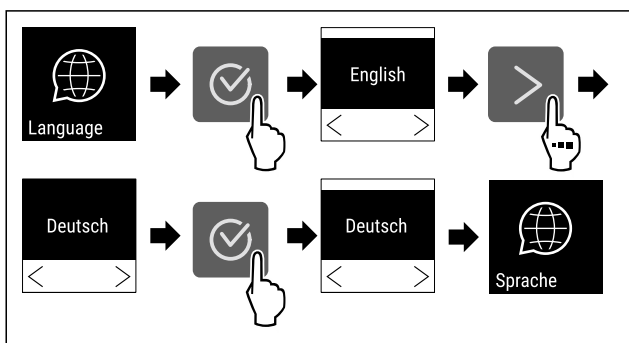


Fig. 116

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ De geselecteerde taal is ingesteld.

6.2.10 Temperatuureenheid



Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

Temperatuureenheid instellen

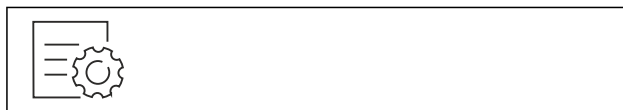


Fig. 117

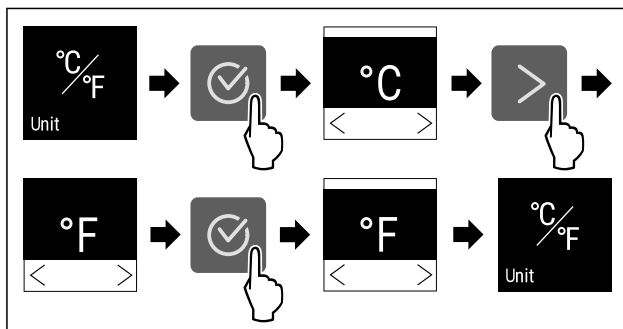


Fig. 118 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Temperatuureenheid is ingesteld.

6.2.11 Display-helderheid



Met deze functie stelt u de helderheid van het display trapsgewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (voorinstelling)

Helderheid instellen



Fig. 119

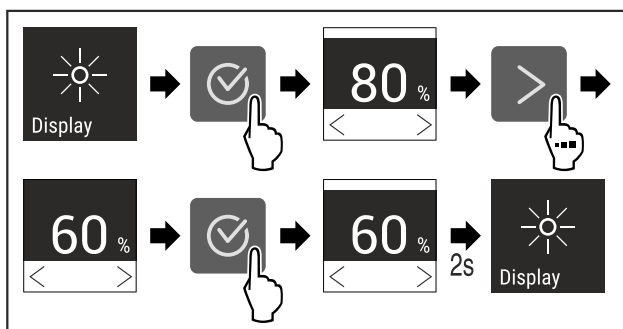


Fig. 120 Voorbeeldweergave: Van 80 % naar 60 % schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Helderheid is ingesteld.

6.2.12 Alarm Sound



Met deze functie kunnen alle alarmtonen, bijvoorbeeld deur-alarm, worden in- en uitgeschakeld.

Alarm Sound activeren



Fig. 121

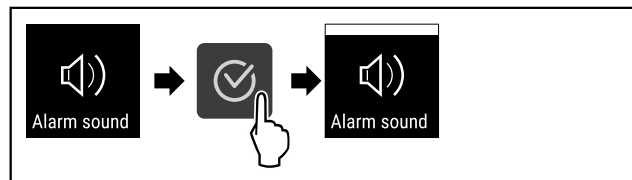


Fig. 122

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Alarm Sound is geactiveerd.

Alarm Sound deactiveren

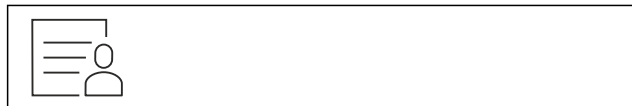


Fig. 123

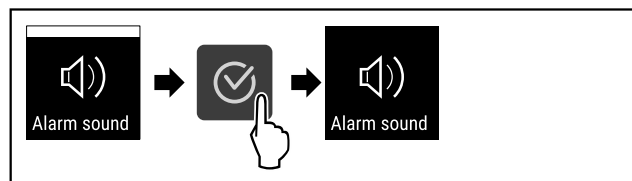


Fig. 124

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Alarm Sound is gedeactiveerd.

6.2.13 Key Sound



Met deze functie kunnen alle bevestigingstonen en de Start-sound worden in- en uitgeschakeld.

Key Sound activeren



Fig. 125

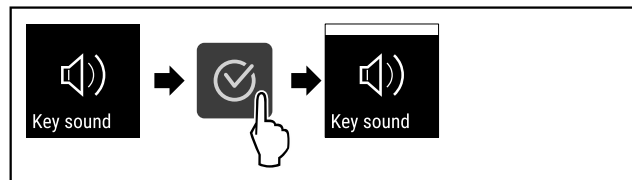


Fig. 126

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Key Sound is geactiveerd.

Key Sound deactiveren



Fig. 127

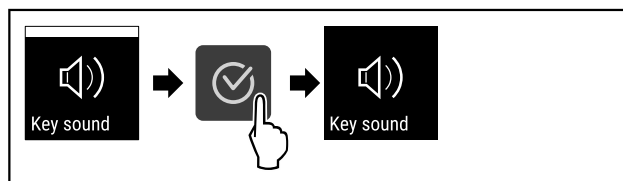


Fig. 128

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Key Sound is gedeactiveerd.

6.2.14 WLAN-verbinding



Aanwijzing

Liebherr SmartMonitoring Dashboard is niet in alle landen beschikbaar. Controleer de beschikbaarheid via de QR-code door uw model in te voeren.

Aanwijzing

Het gebruik van het Liebherr SmartMonitoring Dashboard onder <https://smartmonitoring.liebherr.com> vereist een geïnstalleerde SmartModule en een zakelijke MyLiebherr-account. U kunt zich tijdens de online-inbedrijfstelling direct met uw beschikbare aanmeldgegevens aanmelden of zich opnieuw registreren en een bedrijfsaccount aanmaken.

Deze instelling brengt een snoerloze verbinding tussen apparaat en internet tot stand. De verbinding wordt via de SmartModule gestuurd. Het apparaat kan via het [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) in een browser worden geïntegreerd en met geavanceerde opties en individuele mogelijkheden voor besturing, beheer en bewaking worden gebruikt.

Aanwijzing

Accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice (zie 9.3 Klantenservice) en in de Liebherr-Hausgeräte-shop onder home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

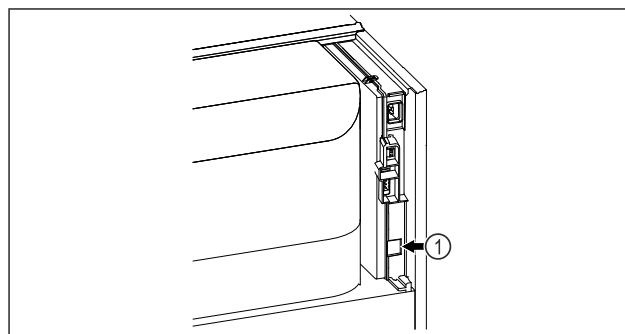


Fig. 129

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- SmartModule Fig. 129 (1) is geplaatst.

Verbinding maken

De inbedrijfstelling en inrichting van uw SmartModule doet u online via het [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) op uw internetcompatibele eindapparaat.

Op het [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) vindt u ook informatie over de inbouw achteraf van de SmartModule.



Fig. 130

- Open het [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (zie Fig. 130).

Op het koel- of vriesapparaat:

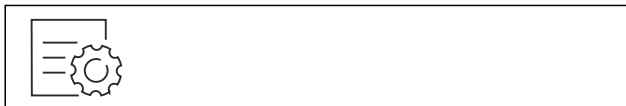


Fig. 131

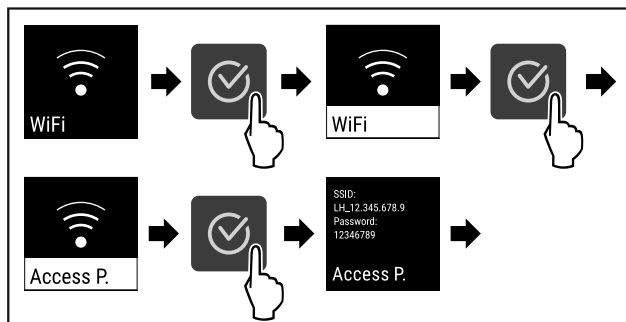


Fig. 132

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Inrichtprocedure op uw internetcompatibele eindapparaat voortzetten: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

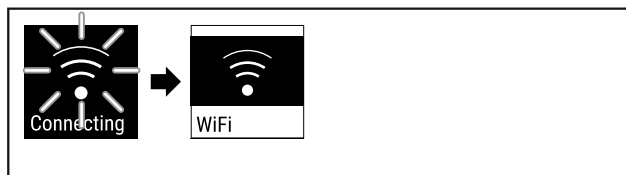


Fig. 133

- Verbinding wordt gemaakt.
- ▷ WiFi connecting wordt weergegeven. Het symbool knipert.
- Instructies van het [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) opvolgen.
- ▷ Verbinding is gemaakt.

Verbinding verbreken



Fig. 134

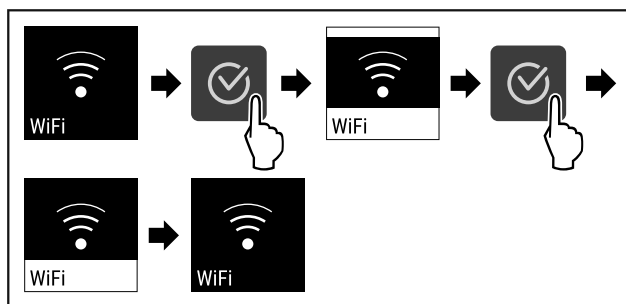


Fig. 135

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Verbinding is verbroken.

Verbinding resetten



Fig. 136

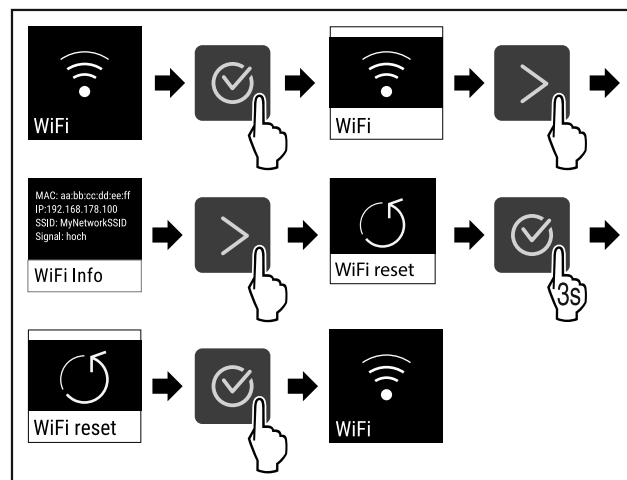


Fig. 137

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ De WiFi-instellingen zijn teruggezet op de toestand van levering.



6.2.15 LAN-verbinding

Aanwijzing

Liebherr SmartMonitoring Dashboard is niet in alle landen beschikbaar. Controleer de beschikbaarheid via de QR-code door uw model in te voeren.

Aanwijzing

Het gebruik van het Liebherr SmartMonitoring Dashboard onder <https://smartmonitoring.liebherr.com> vereist een geïnstalleerde SmartModule en een zakelijke MyLiebherr-account. U kunt zich tijdens de online-inbedrijfstelling direct met uw beschikbare aanmeldgegevens aanmelden of zich opnieuw registreren en een bedrijfsaccount aanmaken.

Deze instelling zorgt voor een kabelgebonden verbinding tussen het apparaat en het internet tot stand. De verbinding wordt via de SmartModule gestuurd. Het apparaat kan via het [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) in een browser worden geïntegreerd en met geavanceerde opties en individuele mogelijkheden voor besturing, beheer en bewaking worden gebruikt.

Aanwijzing

Accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice (zie 9.3 Klantenservice) en in de Liebherr-Hausgeräte-shop onder home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

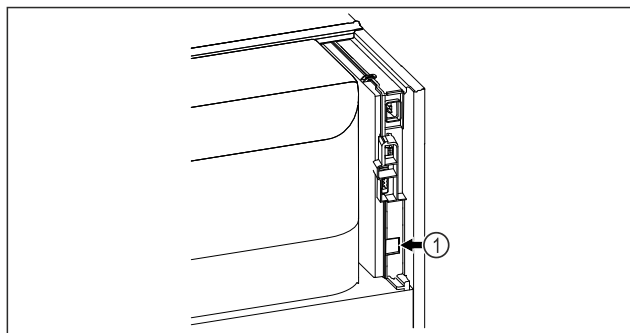


Fig. 138

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ SmartModule Fig. 138 (1) is geplaatst.
- ☐ Een netwerkkabel is aangesloten.
- ☐ Netwerk is met internet verbonden.

Verbinding maken

De inbedrijfstelling en inrichting van uw SmartModule doet u online via het [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) op uw internetcompatibele eindapparaat.

Op het [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) vindt u ook informatie over de inbouw achteraf van de SmartModule.



Fig. 139

- Open het [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (zie Fig. 139).

Op het koel- of vriesapparaat:



Fig. 140

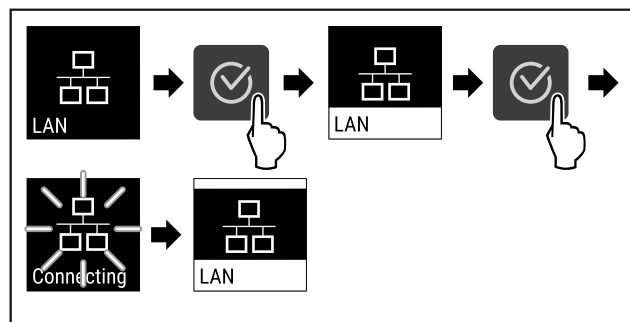


Fig. 141

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Verbinding wordt gemaakt: LAN connecting wordt weergegeven. Het symbool knippert.
- Instructies van het [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) opvolgen.
- ▷ Verbinding is gemaakt.

Verbinding verbreken



Fig. 142

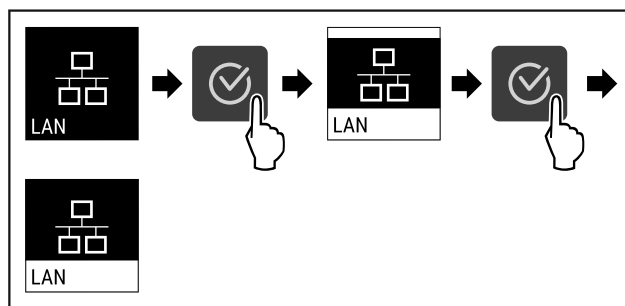


Fig. 143

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Verbinding is verbroken.



6.2.16 Apparaatinformatie

Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 9.3 Klantenservice)

Met deze functie opent u bovendien het menu Geavanceerd. (zie 3 Werking van het Touch-display)

Apparaatinformatie weergeven

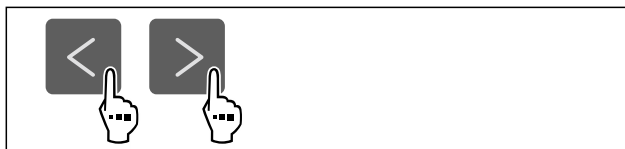


Fig. 144

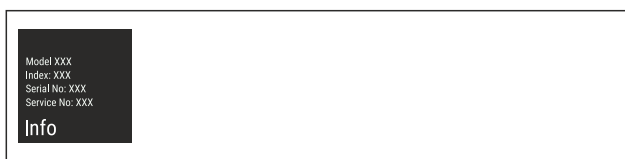


Fig. 145

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Display geeft apparaatinformatie weer.



6.2.17 Bedrijfsuren

Deze weergave toont de bedrijfsuren van het apparaat.

Bedrijfsuren weergeven



Fig. 146



Fig. 147

- ▷ De bedrijfsuren verschijnen.



6.2.18 Software

Met deze functie stelt u de softwareversie van uw apparaat in.

Softwareversie weergeven



Fig. 148



Fig. 149

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Display geeft softwareversie weer.



6.2.19 Ontdooien

Tijdens de normale werking ontdooit het apparaat automatisch.

Toepassing:

- Als er een grotere ijsvorming in de binnenruimte is opgetreden, kan de automatische ontdooifunctie handmatig worden gestart.

Handmatig starten van automatisch ontdooien

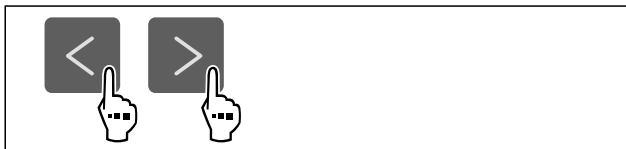


Fig. 150

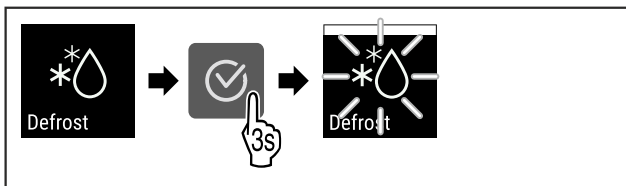


Fig. 151

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Automatisch ontdooien is gestart. Als het ontdooien beëindigd is, schakelt het apparaat automatisch weer naar de normale werking.

Aanwijzing

Als er na meermaals starten van de automatische ontdooifunctie nog steeds ijs in de binnenruimte aanwezig is, ontdooit u het apparaat handmatig. (zie 8.2 Apparaat ontdooien)

Handmatig gestart ontdooien annuleren

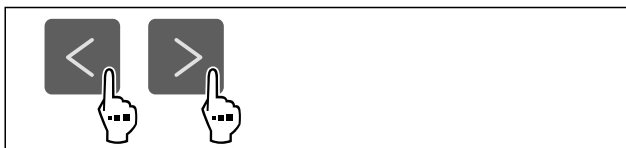


Fig. 152

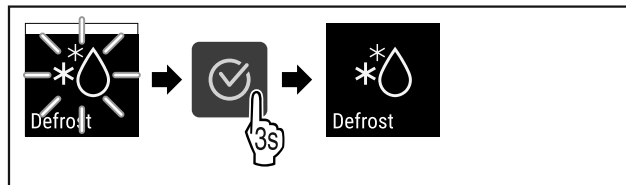


Fig. 153

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Handmatig gestart ontdooien werd geannuleerd. Apparaat schakelt automatisch weer naar de normale werking.



Ontdooi-info

Deze instelling past de weergave aan tijdens een automatische ontdooiprocedure.

De volgende weergavevarianten zijn beschikbaar:

- **Def 1:** De temperatuurindicatie wordt niet bijgewerkt en geeft de laatste temperatuur weer voor het starten van het automatische ontdooiproces.
- **Def 2:** Aanwijzing „automatisch ontdooiproces” wordt in het statusscherm weergegeven. De temperatuurindicatie wordt voortdurend bijgewerkt en geeft de werkelijke temperatuur weer.
- **Def 3:** De temperatuurindicatie wordt voortdurend bijgewerkt en geeft de werkelijke temperatuur weer.
- **Def 4:** Aanwijzing „automatisch ontdooiproces” wordt in het statusscherm weergegeven. De temperatuurindicatie wordt niet bijgewerkt en geeft de laatste temperatuur weer voor het starten van het automatische ontdooiproces.

Defrosting

Fig. 154 Aanwijzing „automatische ontdooiprocedure”



Fig. 155

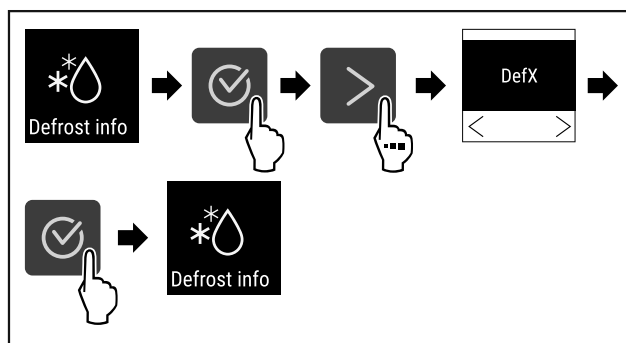


Fig. 156

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ De gewenste weergavevariant is geselecteerd.



6.2.20 Sensorkalibratie

U kunt met de sensor-kalibratie verschillen tussen de ingestelde en de feitelijke temperatuur vereffenen. Hiertoe bepaalt u de feitelijke temperatuur met een gekalibreerd meetapparaat.

Instelbereik: +/- 3 Kelvin in stappen van 0,1 Kelvin.

Sensor kalibreren



Fig. 157

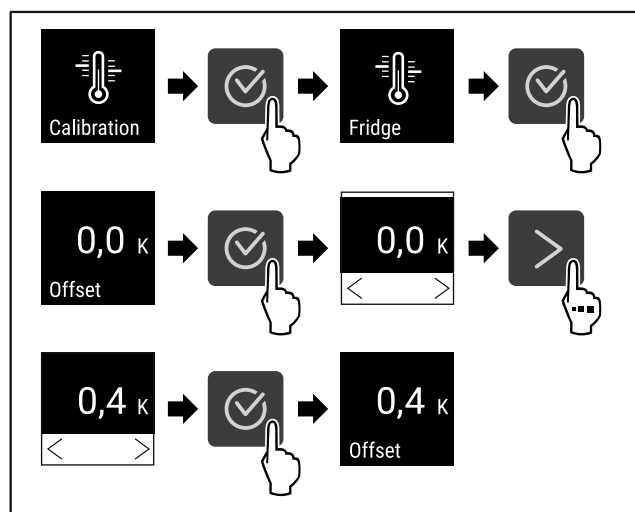


Fig. 158

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Sensor is gekalibreerd.

Aanwijzing

De gekalibreerde temperatuur wordt binnen twee uur in het display weergegeven.

6.2.21 Temperatuuralarm



Met deze functie stelt u het temperatuuralarm in. Hierbij definiert u de bovenste en onderste temperatuurgrens in met een verschilwaarde op de actueel ingestelde binnentemperatuur. Het temperatuuralarm wordt geactiveerd zodra de binnentemperatuur het ingestelde temperatuurbereik verlaat en een eventuele ingestelde vertragingstijd is verstreken.

Voorbeeld		In te stellen verschilwaarde
Actuele binnentemperatuur	5 °C	
Onderste temperatuurgrens	2 °C	-3 °C
Bovenste temperatuurgrens	8 °C	+3 °C

U kunt de volgende waarden instellen:

- Verschilwaarde voor de onderste temperatuurgrens in stappen van 0,1 °C
- Verschilwaarde voor de bovenste temperatuurgrens in stappen van 0,1 °C
- Vertragingstijd van het alarm van 0 tot 60 minuten (instelling „0” betekent geen vertraging van het temperatuuralarm).
- Herhalingsfrequentie van het alarm van 0 tot 30 minuten (instelling „0” betekent geen alarmherhaling na het bevestigen van het alarm).

Temperatuuralarm instellen



Fig. 159

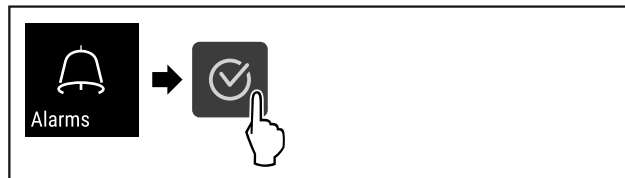


Fig. 160

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.



Fig. 161

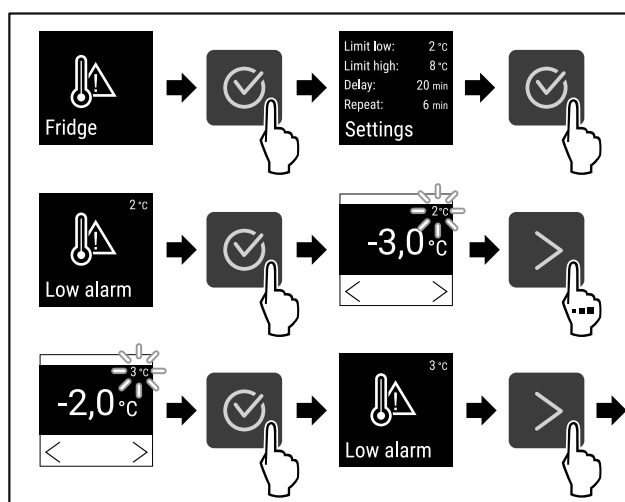


Fig. 162 Voorbeeld voor de instelling van de temperatuurondergrens, gebaseerd op een ingestelde apparaattemperatuur van 5 °C.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Onderste temperatuurgrens is ingesteld.

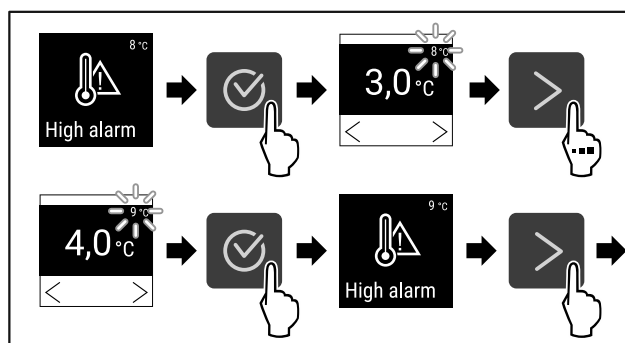


Fig. 163 Voorbeeld voor de instelling van de temperatuurondergrens, gebaseerd op een ingestelde apparaattemperatuur van 5 °C.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Bovenste temperatuurgrens is ingesteld.

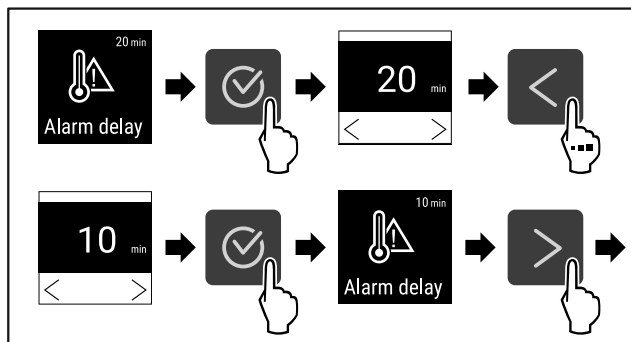


Fig. 164

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Alarmvertragingstijd is ingesteld.

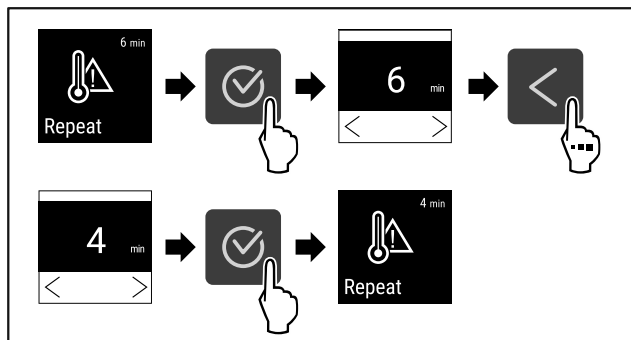


Fig. 165

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Alarmherhalingsinterval is ingesteld.
- ▷ Temperatuuralarm is ingesteld.

Ingestelde waarden temperatuuralarm weergeven



Fig. 166

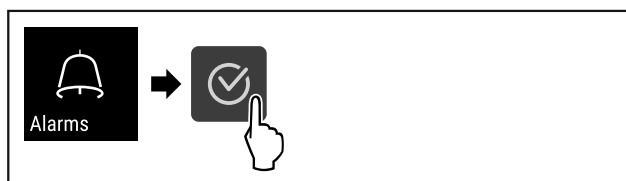


Fig. 167

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

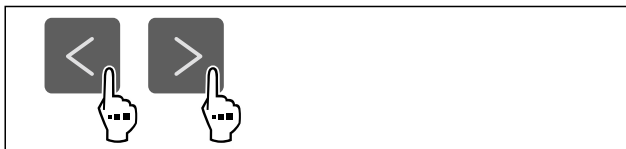


Fig. 168

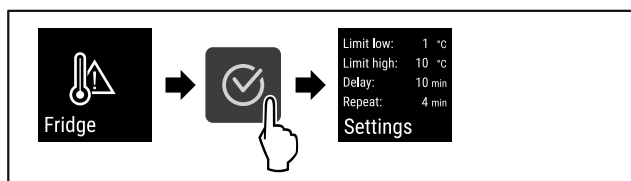


Fig. 169

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Ingestelde waarden temperatuuralarm worden weergegeven.



6.2.2 Deuralarm

Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

U kunt de volgende waarden instellen:

- 15 seconden
- 30 seconden
- 60 seconden
- 90 seconden
- 120 seconden
- 150 seconden
- 180 seconden
- Uit

Deuralarm instellen



Fig. 170

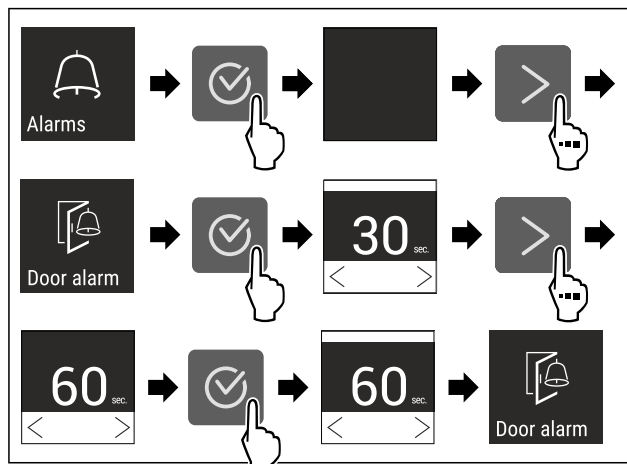


Fig. 172 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 30 seconden in 60 seconden veranderen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Deuralarm is ingesteld.

Deuralarm deactiveren



Fig. 173

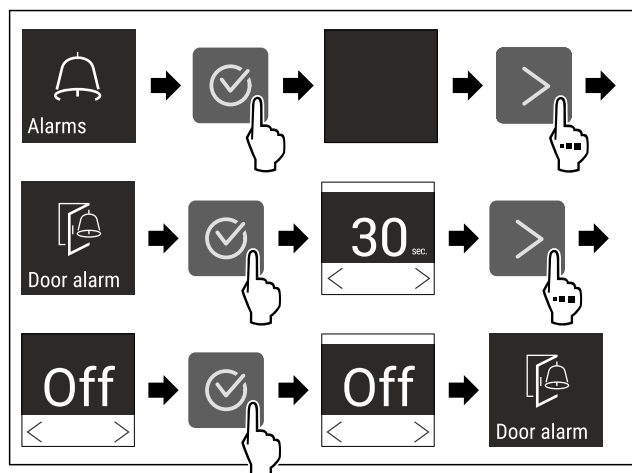


Fig. 174

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Deuralarm is gedeactiveerd.

6.2.23 Lichtalarm



Met deze instelling kunnen de visuele alarmmeldingen op het display extra worden geaccentueerd door knipperende apparaatverlichting.

Lichtalarm activeren

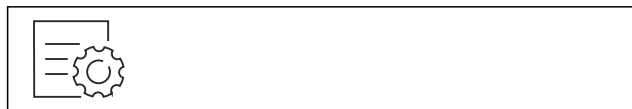


Fig. 175

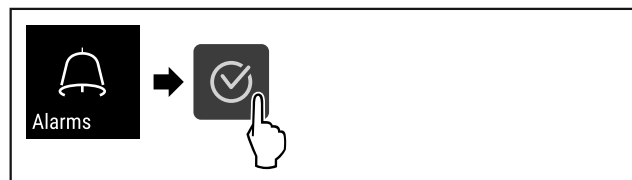


Fig. 176

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

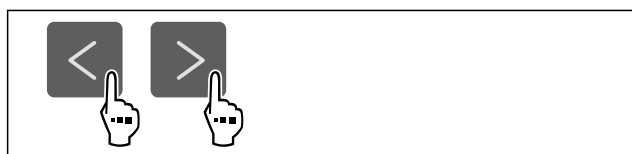


Fig. 177

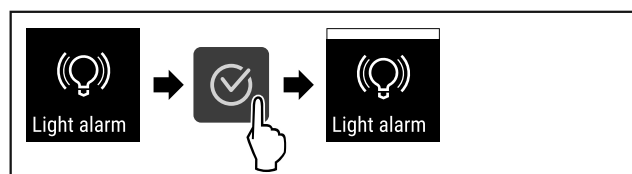


Fig. 178

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Het lichtalarm is geactiveerd.

Lichtalarm deactiveren



Fig. 179

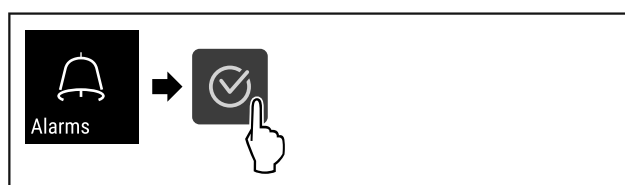


Fig. 180

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

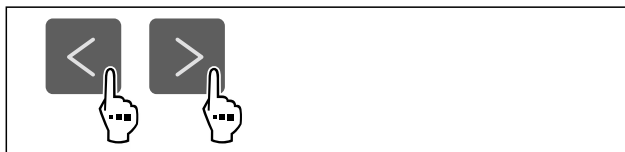


Fig. 181

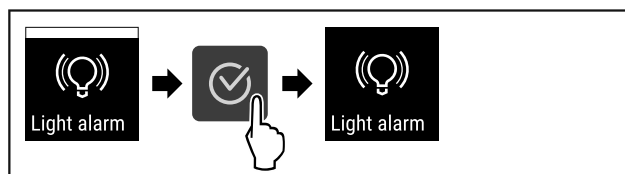


Fig. 182

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Het lichtalarm is gedeactiveerd.

6.2.24 Alarmsimulatie



Met deze functie kunt u een temperatuuralarm in het apparaat simuleren om bijv. het juiste activeren van een veiligheidsinrichting te controleren. De veiligheidsinrichting moet op de potentiaalvrije alarmuitgang worden aangesloten. (zie 7.3 Interfaces)

Alarmsimulatie starten

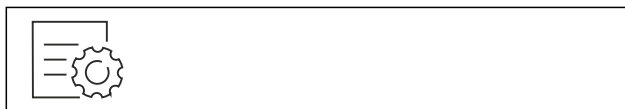


Fig. 183

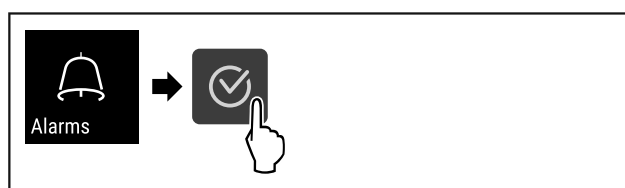


Fig. 184

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

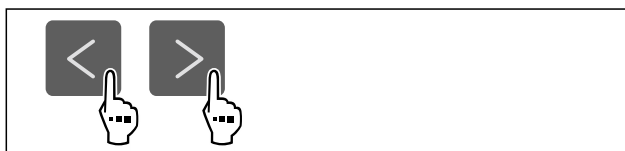


Fig. 185

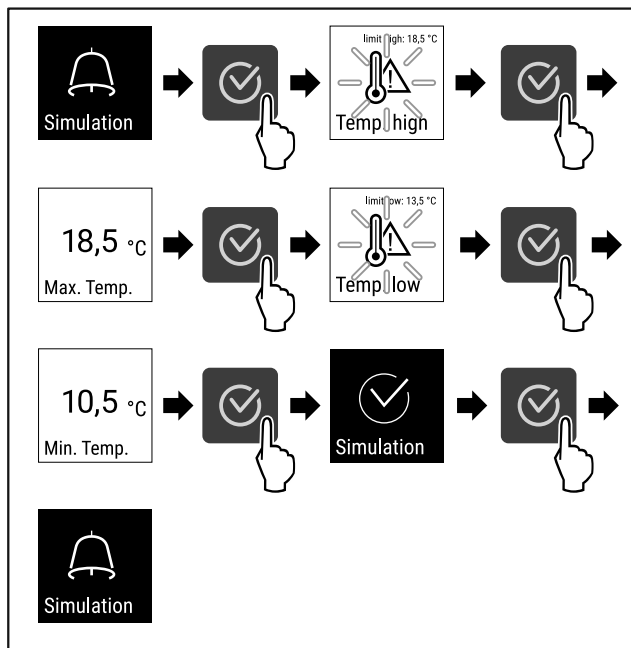


Fig. 186

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Simulatie is uitgevoerd.
- ▷ Aangesloten veiligheidssystemen zouden geactiveerd zijn.



6.2.25 Alarm doorsturen

Met deze functie kunt u instellen of een of meerdere alarmen moeten worden doorgestuurd naar een externe alarmontvanger. Hierbij moet de alarmontvanger worden aangesloten op een potentiaalvrije alarmuitgang van het apparaat. (zie 7.3 Interfaces)

U kunt de volgende instellingen kiezen:

- Alarmtype:
 - Deuralarm
 - Temperatuuralarm
 - Deuralarm en temperatuuralarm
 - lles
- Bevestigen:
 - **Ja:** Het alarm wordt op het apparaat en bij de extern gekoppelde ontvanger bevestigd.
 - **Nee:** Het alarm wordt op het apparaat bevestigd, en blijft op de ontvanger actief, tot de fout is verholpen.
- Verversen (alleen zichtbaar, als u bij het bevestigen „Ja” kiest):
 - **Ja:** alarm wordt herhaald.
Temperatuuralarm afhankelijk van de ingestelde tijd (zie 6.2.21 Temperatuuralarm)
 (Als u de vertragingstijd van het alarm op „0” instelt, is er ook bij het alarmrelais geen alarmherhaling.)
Deuralarm na 1 of 4 minuten* (zie 6.2.22 Deuralarm)
 - **Nee:** Alarm constant bevestigd.

Alarm doorsturen activeren



Fig. 187

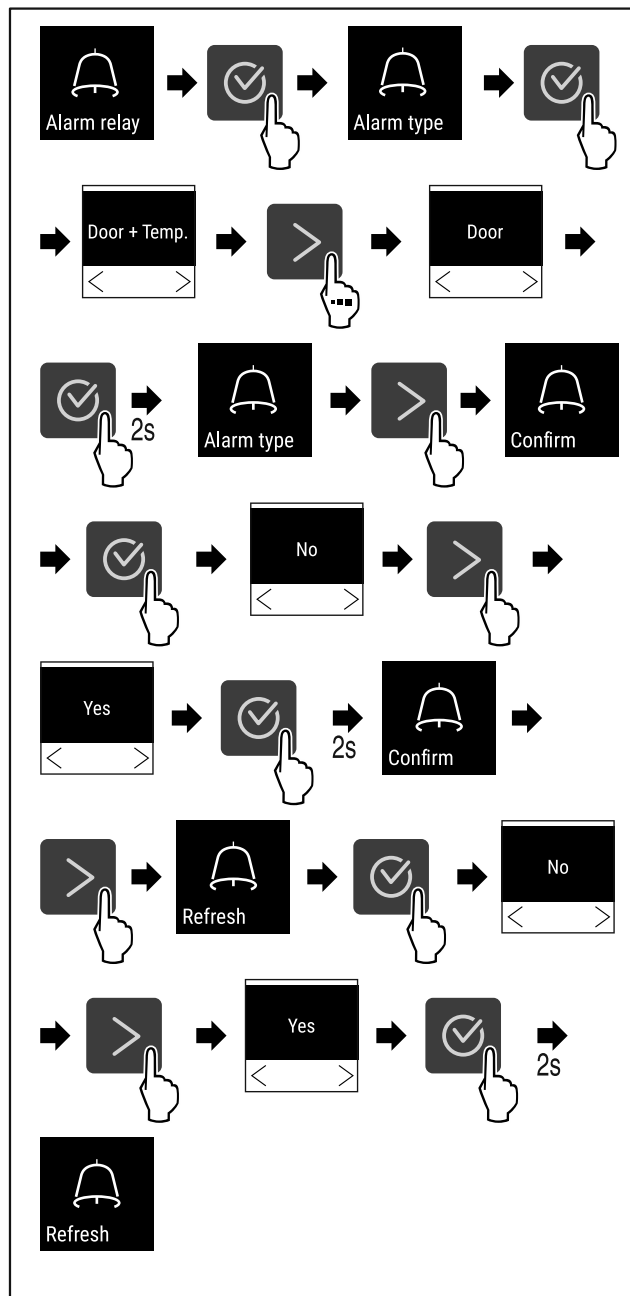


Fig. 188

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Het doorsturen van het alarm is ingesteld.



6.2.26 Demomodus

De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u uw apparaat inschakelt en in de statusweergave een "D" verschijnt, is de demomodus al geactiveerd.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie 6.2.27 Resetten naar fabrieksinstellingen)

Demomodus activeren



Fig. 189

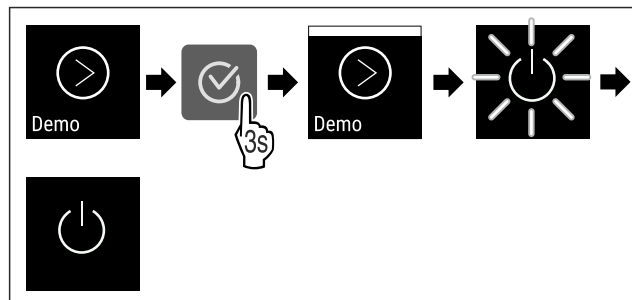


Fig. 190

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Demomodus is geactiveerd.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat inschakelen. (zie 4.14 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- ▷ In de statusweergave verschijnt "D".

Demomodus deactiveren



Fig. 191

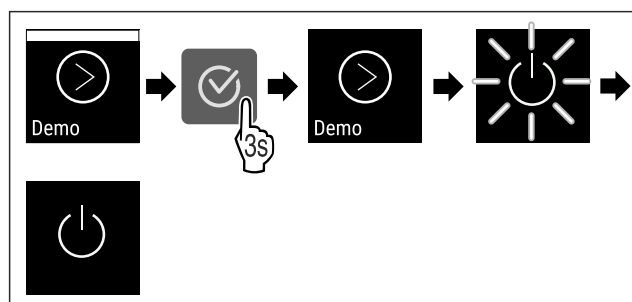


Fig. 192

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Demomodus is gedeactiveerd.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat inschakelen. (zie 4.14 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- ▷ Apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

6.2.27 Resetten naar fabrieksinstellingen



Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

Reset uitvoeren



Fig. 193

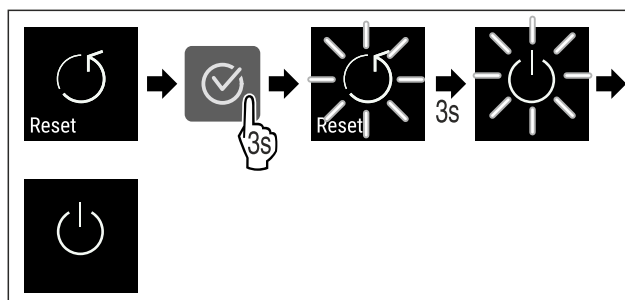


Fig. 194





- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Apparaat wordt gereset.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat opnieuw starten. (zie 4.14 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))



6.3 Meldingen

6.3.1 Waarschuwingen

Waarschuwingen worden akoestisch door een signaaltoon en optisch door een symbool op het display weergegeven. De signaaltoon wordt sterker en luider tot de melding wordt bevestigd.

Melding	Oorzaak	Oplossing
 Deur open	De melding verschijnt, als de deur te lang geopend is.	Deur sluiten. Bevestigingsknop indrukken. Alarm wordt beëindigd. Aanwijzing De tijdsduur tot verschijnen van de melding kan worden ingesteld (zie 6.2.22 Deuralarm).
 Temperatuuralarm	De melding verschijnt, als de temperatuur niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur. Oorzaak voor temperatuurverschillen kan zijn: - Er werden koelgoederen in gelegd. - Bij het hersorteren en het verwijderen van levensmiddelen is te veel warme lucht het apparaat in gestroomd. - De stroom is langdurig uitgevallen.	Bevestigingsknop indrukken. Warmste temperatuur wordt weergegeven. Bevestigingsknop indrukken. De huidige temperatuur knippert en op het display verschijnt afwisselend het temperatuur-alarmsymbool totdat de ingestelde temperatuur bereikt is. Controleer de kwaliteit van de gekoelde producten.

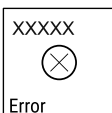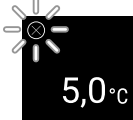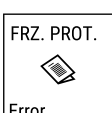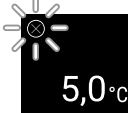Melding	Oorzaak	Oplossing
 Error Fout	Het apparaat is defect, er is een storing of een onderdeel van het apparaat is defect.	Gekoelde producten ergens anders bewaren. Bevestigingsknop indrukken. Foutcode wordt weergegeven.   Bevestigingsknop indrukken. Indien aanwezig, wordt een andere foutcode weergegeven. of Het statusscherm met knipperend foutsymbool wordt weergegeven. Druk op de navigatietoetsen om de foutcode(s) opnieuw weer te geven. Noteer de foutcode(s) en neem contact op met de klantenservice.  
	Melding geeft aan dat de vriezerbeschermingsmodus actief is (bijv. als gevolg van het vaak openen van de deur of het laden met goederen).	Bevestigingsknop indrukken. FRZ.PROT wordt weergegeven.   Bevestigingsknop indrukken. Het statusscherm met knipperend foutsymbool wordt weergegeven   Druk op de navigatietoetsen om de foutcode opnieuw weer te geven. Het apparaat schakelt na een paar uur automatisch over naar de normale bedrijfsmodus en de melding verdwijnt. Als het bericht herhaaldelijk wordt weergegeven en de genoemde oorzaken niet van toepassing zijn, neem dan contact op met de klantenservice. (zie 9.3 Klantenservice)
 Power Stroomuitval	Het bericht verschijnt na een onderbreking in de stroomtoevoer als de temperatuur boven de alarmgrens ligt wanneer de stroom terugkeert.	Bevestigingsknop indrukken. Warmste temperatuur wordt weergegeven.  Bevestigingsknop indrukken. Het alarm wordt geannuleerd en de huidige temperatuur wordt weergegeven. Controleer de kwaliteit van de gekoelde producten. 
 WiFi error WLAN-fout	WLAN-verbinding is onderbroken.	Controleer de verbinding. Bevestigingsknop indrukken. Alarm wordt beëindigd. 
 WWW error WWW-fout WLAN	Het bericht verschijnt als er geen internetverbinding via WLAN is.	Controleer de verbinding. Bevestigingsknop indrukken. Alarm wordt beëindigd. 

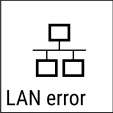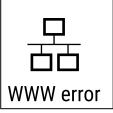Melding	Oorzaak	Oplossing
 LAN-fout	LAN-verbinding is onderbroken.	Controleer de verbinding en de netwerkkabel. Bevestigingsknop indrukken. Alarm wordt beëindigd.
 WWW-fout LAN	Dit bericht verschijnt als er geen internetverbinding via LAN is.	Controleer de verbinding. Bevestigingsknop indrukken. Alarm wordt beëindigd.

6.3.2 Herinneringen

Er verschijnen herinneringen bij oproepen om iets te doen. Ze worden akoestisch door een signaaltoon en optisch door een symbool op het display weergegeven. Bevestigen van de melding door drukken op de bevestigingstoets.

Melding	Oorzaak	Oplossing
 Onderhoudsherinnering	De melding verschijnt als de timer van het ingestelde onderhoudsinterval is afgelopen.	 Bevestigingsknop indrukken. Alarm wordt beëindigd. Aanwijzing Het onderhoudsinterval kan worden ingesteld (zie 6.2.8 Herinnering onderhoudsinterval).
 Opnameherinnering	De melding verschijnt, als het geheugen van de temperatuurregistratie (999 uur) vol is.	 Bevestigingsknop indrukken. Alarm wordt beëindigd. De oudste gegevens worden overschreven. Aanwijzing De temperatuurregistratie kan worden gereset (zie 6.2.4 Temperatuurregistratie).

7 Uitrusting

7.1 Veiligheidsslot

Het slot in de deur van het apparaat is voorzien van een veiligheidsmechanisme.

7.1.1 Apparaat vergrendelen

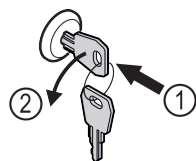


Fig. 195 Voorbeeld

- Sleutel erin duwen.
- Sleutel 90° linksom draaien.
- ▷ Het apparaat is afgesloten.

7.1.2 Apparaat opensluiten

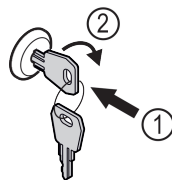


Fig. 196 Voorbeeld

- Sleutel erin duwen Fig. 196 (1).
- Sleutel 90° rechtsom draaien Fig. 196 (2).
- ▷ Het apparaat is opengesloten.

7.2 Sensoren

Het apparaat kan uitgerust zijn met de volgende sensoren voor temperatuurbewaking:

- Veiligheidsthermostaatsensor
- C-sensor

Onderhoud

7.2.1 Veiligheidsthermostaatsensor

De veiligheidsthermostaatsensor bewaakt de temperatuu-
rdaling en beschermt zo tegen te lage temperaturen (Freeze
Protect). Wanneer de temperatuur onder de drempel zakt,
regelt het apparaat de temperatuur automatisch. De fout-
melding FRZ. PROT (Freeze Protect) (zie 6.3 Meldingen)
verschijnt.

Aanwijzing

Veiligheidsthermostaatsensor niet afdekken.

7.2.2 C-sensor (controlesensor)

De C-sensor is vast ingebouwd en regelt de binnentempe-
ratuur van het apparaat. Indien nodig kunt u de C-sensor
kalibreren. (zie 6.2.20 Sensorkalibratie)

7.3 Interfaces

Aan de achterkant van het apparaat bevinden zich verschil-
lende aansluitmogelijkheden.

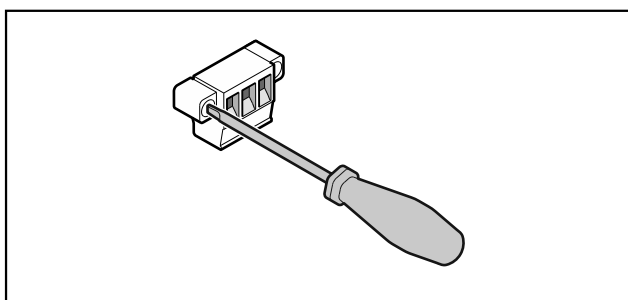


Fig. 197

Aanwijzing

De stekkers zijn met schroeven vastgezet. Om de stekkers
te kunnen lostrekken, schroeven rechts en links losdraaien.

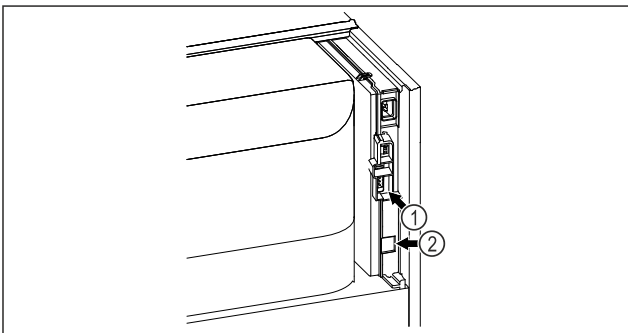


Fig. 198

- (1) Potentiaalvrije alarm-
uitgang (2) LAN-interface

7.3.1 Potentiaalvrije alarmuitgang



WAARSCHUWING

Letselgevaar door elektrische schok!

- Uitsluitend deskundig en daarvoor geschoold perso-
neel mag het apparaat op een extern alarmsysteem
aansluiten!

Deze drie contacten kunnen worden gebruikt voor aanslui-
ting van een optisch of akoestisch alarmsysteem. De
aansluiting is ontworpen voor maximaal **30 V (DC) - 8 A**
uit een bron met extra lage veiligheidsspanning SELV (**mini-
mumstroom 150 mA**).

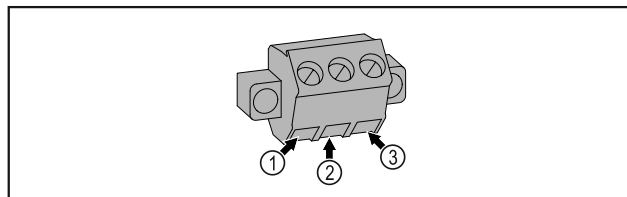


Fig. 199

- (1) NO (normally open)
Aansluiting voor
controlelampje dat bij
normaal bedrijf of
wanneer het apparaat
is uitgeschakeld actief
is.
- (2) COM (common)
Externe spanningsbron
- (3) NC (normally closed)
Aansluiting voor alarm-
lampje of akoestisch
alarm dat bij alarm of
ontbrekende stroomvoor-
ziening actief is.

8 Onderhoud

8.1 Onderhoudsschema

Er moeten regelmatig onderhoudswerkzaamheden worden
uitgevoerd om de werking van het apparaat in stand te
houden.



VOORZICHTIG

Gevaren voor letsel een beschadiging door ondeskundig
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden!
Lichamelijk letsel en materiële schade.

- Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door opgeleid
en deskundig personeel worden uitgevoerd.



WAARSCHUWING

Gevaar voor kortsluiting door onder stroom staande onder-
delen!

Elektrische schok of beschadiging van de elektronica.

- **Apparaat uitschakelen.**
- Netstekker eruit trekken of zekering uitschakelen.

Aanwijzing

Er kan een herinneringsfunctie voor het onderhoud geacti-
veerd worden. (zie 6.2.8 Herinnering onderhoudsinterval)

Aanwijzing

Aanbevolen wordt een onderhoudslogboek aan te leggen
waarin alle uitgevoerde werkzaamheden (reparaties, inspec-
ties) worden gedocumenteerd.

Aanwijzing

Liebherr adviseert een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Neem
contact op met de klantenservice voor een individuele
offerte (zie 9.3 Klantenservice) .

Onderdeel	Activiteit	Onderhoudsinterval
Plaatstalen onderdelen	Op beschadigingen en corrosie controleren. Vervangen van beschadigde onderdelen: (zie 9.3 Klantenservice)	Jaarlijks

Onderdeel	Activiteit	Onderhoudsinterval
Deur, scharnieren	Op de uitlijning (zie 4.12 Deur uitlijnen) , soepele beweging en goed vastzitten controleren.	Jaarlijks
Slot, deurgreep*	Op gemakkelijke beweging en vastzitten controleren.	Jaarlijks
Deurafdichting	Op beschadiging, slijtage en vastzitten controleren. Er is een vervangende deurafdichting via de klantenservice (zie 9.3 Klantenservice) verkrijgbaar.	Jaarlijks
Sensor	Sensor kalibreren. (zie 6.2.20 Sensorkalibratie)	Jaarlijks
Sensordoorvoer	Controleren of de afdichtingsmassa onbeschadigd is.	Jaarlijks
Oppervlakken	Reinigen (zie 8.3 Apparaat reinigen)	Aanbeveling: maandelijks, indien nodig of volgens de eisen op de plaats van opstelling
Oppervlakken	Desinfecteren De volgende desinfectiemiddelen zijn door Liebherr getest: Dismozon pur 1 % Lösung (Bode Chemie), Suma Quicksan (Diversey), Incidin Extra N (Ecolab Healthcare), Acrylan (Antiseptica chem.-pharm. Produkte), Buraton 10 F (Schülke und Mayr), Frankocid N (Franken Chemie), Apesin DSR 50 (Tana), Nüscosept Spray (Dr. Nüsken), Melsept SF (B. Braun Melsungen), Kohrsolin (Bode Chemie), Neoquat S (Dr. Weigert), Incidin Rapid (Ecolab Healthcare), Bacillocid Spezial (Bode Chemie), Neoform K Spray (Dr. Weigert), Apesin Desinf. Spray (Tana), Nüscosept 100 (Dr. Nüsken), Antisept T (Fink Tec), Apesin AP 100 0,50% Lösung (Tana), Perform Pulver 2% Lösung (Schülke und Mayr) De gebruiksaanwijzing van de fabrikant in acht nemen. Als er andere dan genoemde desinfectiemiddelen worden gebruikt, moeten deze eerst op een opvallende plaats worden getest.	Aanbeveling: maandelijks, indien nodig of volgens de eisen op de plaats van opstelling
Plaats van opstelling, apparaat	Decontamineren Het apparaat is geschikt voor de ruimtedecontaminatie met waterstofperoxide H ₂ O ₂ . De waarden van de volgende toepassingspecificatie mogen niet overschreden worden: Maximale concentratie 250 ppm. Maximale vochtigheid 85 %. Maximaal toelaatbare ruimtetemperatuur volgens klimaatklasse. (zie 1.4 Toepassingsgebied van het apparaat)	Aanbeveling: indien nodig of volgens eisen op de plaats van opstelling, maximaal 2 keer per jaar
Ventilator ventilatoropening	Reinigen	Jaarlijks
Alarm doorsturen		
Aansluitsnoer	Op beschadiging controleren.	Jaarlijks of bij wijziging opstelplaats
Kantelhoek	Op goede werking en vastzitten controleren.	Jaarlijks of bij wijziging opstelplaats
Stelvoeten/wieltjes	Op goede werking, beschadiging en vastzitten controleren. Beschadigde onderdelen vervangen. (zie 9.3 Klantenservice)	Jaarlijks

8.2 Apparaat ontdooien



WAARSCHUWING

Apparaat op de verkeerde manier ontdooit!
Verwondingen en beschadigingen.

- Om het ontdooiproces te versnellen, geen mechanische hulpmiddelen of andere middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik voor het ontdooien geen elektrische verwarmings- of stoomreinigingsapparaten, open vuur of ontdooisprays.
- IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

Het ontdooien gebeurt automatisch. Het dooiwater wordt via de afvoeropening afgevoerd en verdampt.

Om de functionaliteit van het apparaat te behouden, raden we aan het te ontdooien als er veel ijsvorming is. Voor ijsvorming in de binnenruimte zijn de plaats van opstelling (bijv. een hoge luchtvochtigheid), instellingen op het apparaat en verkeerd gebruikersgedrag bepalend.

Als de automatische ontdooicyclus niet voldoende is:

- Automatisch ontdooien handmatig starten. (zie 6.2.19 Ontdooien)

Als het probleem blijft bestaan, moet het apparaat handmatig worden ontdooit:

- Apparaat uitschakelen. (zie 6.2.2 Apparaat in- en uitschakelen)
- Netstekker loskoppelen.
- Koelgoed verplaatsen.
- Apparaatdeur tijdens ontdooien open laten.
- Resterend condenswater met een doek opnemen, afvoeropening en het apparaat reinigen.

8.3 Apparaat reinigen

8.3.1 Voorbereiden



WAARSCHUWING

Gevaar voor kortsluiting door onder stroom staande onderdelen!

Elektrische schok of beschadiging van de elektronica.

- **Apparaat uitschakelen.**
- Netstekker eruit trekken of zekering uitschakelen.



WAARSCHUWING

Brandgevaar

- De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

- Apparaat leegmaken.
- Netstekker eruit halen.
- Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen. (zie 4.3 Apparaat transporteren)

8.3.2 Behuizing reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiken.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom!
Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.

- Gebruik geen stoomreinigers!

LET OP

Beschadigingsgevaar door kortsluiting!

- Bij het reinigen van het apparaat voorkomen dat reinigingswater in de elektrische componenten dringt.

- Behuizing met een zachte, schone doek schoonvegen. Bij sterke vervuiling lauwwarm water met neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Glazen oppervlakken kunnen ook met een glasreinigingsmiddel worden gereinigd.

- Condensorspiraal jaarlijks reinigen. Als de condensorspiraal niet wordt gereinigd, leidt dit tot een aanzienlijke reductie van de efficiëntie van het apparaat.

8.3.3 Stoffilter reinigen

Het stoffilter bevindt zich aan de bovenzijde van het apparaat. Het stoffilter minstens twee keer per jaar reinigen.

- Netstekker uit het stopcontact trekken.

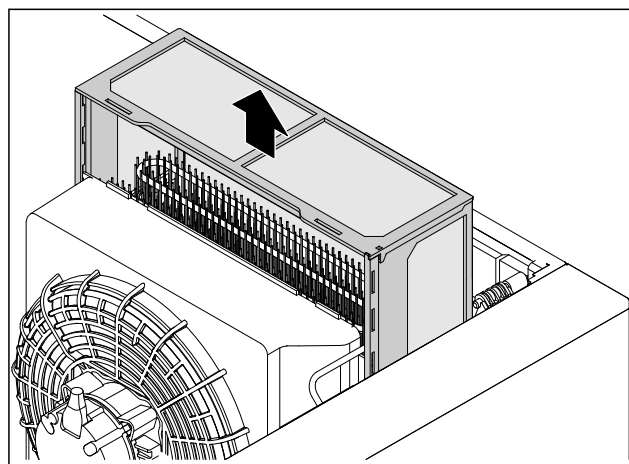


Fig. 200

- Stoffilter naar boven toe eruit trekken.
- Stoffilter met water en spoelmiddel reinigen.
- Stoffilter plaatsen.

8.3.4 Binnenruimte reinigen



WAARSCHUWING

Gevaar voor kortsluiting door onder stroom staande onderdelen!

Elektrische schok of beschadiging van de elektronica.

- **Apparaat uitschakelen.**
- Netstekker eruit trekken of zekering uitschakelen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom!
Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.

- Gebruik geen stoomreinigers!

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

Aanwijzing

- Condensafvoer (zie 1.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht) : Afzettingen met een dun hulpmiddel (bijvoorbeeld wattenstaafjes) verwijderen.

Aanwijzing

Typeplaatje aan binnenzijde van apparaat niet beschadigen of verwijderen. Typeplaatje is belangrijk voor de klantenservice. (zie 9.3 Klantenservice)

- Deur openen.
- Apparaat leegmaken.
- Binnenruimte en uitrustingsdelen met lauwwarm water en een beetje afwasmiddel reinigen. Geen zand- of zuurhoudende reinigingsmiddelen en geen chemische oplosmiddelen gebruiken.

8.3.5 Na het reinigen

- Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- Apparaat aansluiten en inschakelen.
- Als de temperatuur voldoende koud is:
- Koelgoed erin leggen.
- Reiniging regelmatig herhalen.
- Koelmachine met warmtewisselaar een keer per jaar reinigen en ontstoppen.

9 Klantenhulp

9.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Koelen	Geschuimde deur:* -2 °C tot +16 °C* Glazen deur:* 0 °C tot +16 °C*

Maximale belading oplegrooster ^{A)}	Maximale belading tussenrooster ^{A)} (zie 4.15 Uitrusting aanbrengen)
60 kg	10 kg

A) Bij zware belading kunnen de steunen iets doorbuigen.

Netto-inhoud

Zie de nuttige inhoud op het typeplaatje. (zie 1.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht)

Verlichting

Energie-efficiëntieklasse ^{A)}	Lichtbron
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G	Led

A) Dit product kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Opstelvoorwaarden

Mate van vervuiling (omgeving van het apparaat)	PD2
Omgevingstemperatuur	+10 °C tot +35 °C
Maximale relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	75%, niet-condenserend
Maximale hoogte werkingspositie (m boven zeeniveau)	2000 m 1500 m (glazen deur)

Elektrische waarden

Nominale spanning	220-240 V ~
Frequentie	50/60 Hz 50 Hz (SRPvg 1402, SRPvg 1412, SRPvg 6501, SRPvg 6511, SRPvg 8401, SRPvg 8411)
Aansluitwaarde	4,0 A
Maximale netschommelingen	+/-10 %
Overspanningscategorie	II

9.2 Technische storing

Uw apparaat is zodanig geconstrueerd en gemaakt dat functioneuviligheid en lange levensduur gegarandeerd zijn. Als er tijdens de werking een storing optreedt, controleer dan of de storing werd veroorzaakt door een bedieningsfout. In dat geval moeten ook de tijdens de garantieperiode gemaakte kosten aan u worden doorberekend.

De volgende storingen kunt u zelf verhelpen.

9.2.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	► Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker steekt niet correct in het stopcontact.	► Netstekker controleren.
	→ De zekering van het stopcontact is niet in orde.	► Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	► Apparaat gesloten houden. ► Indien nodig de koel-/vrieswaren in een decentrale koel-/vrieskast bewaren, als de stroom langdurig uitvalt.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	→ De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat.	► Koelapparaatbus controleren.
Temperatuur is te laag.	→ De apparaatdeur is niet correct aangesloten.	► Apparaatdeur sluiten.
	→ De be- en ontluchting is onvoldoende.	► Ventilatioeroosters vrijmaken en reinigen.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	► Let op de juiste omgevingsvoorwaarden: (zie 1.4 Toepassingsgebied van het apparaat)
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	► Afwachten of de noodzakelijke temperatuur vanzelf weer wordt ingesteld. Als dit niet gebeurt, dan contact opnemen met de klantenservice. (zie 9.3 Klantenservice)
	→ De temperatuur is verkeerd ingesteld.	► Temperatuur lager instellen en na 24 uur controleren.
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming etc.).	► Opstelplaats van het apparaat of de warmtebron veranderen.

9.3 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen. Als dit niet het geval is, contact met de klantenservice opnemen.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op home.liebherr.com/service.



WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.

- Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 8 Onderhoud), uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

9.3.1 Contact met de klantenservice opnemen

Zorg ervoor dat u de volgende apparaatinformatie beschikbaar hebt:

- ☐ Apparaataanduiding (model en index)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-Nr.)

► Apparaatinformatie via het display oproepen (zie 6.2.16 Apparaatinformatie).

-of-

- Apparaatinformatie van het typeplaatje aflezen. (zie 9.4 Typeplaatje)
- Apparaatinformatie noteren.
- Klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- ▷ Zo is een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

9.4 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het apparaat. Zie apparaatoverzicht.

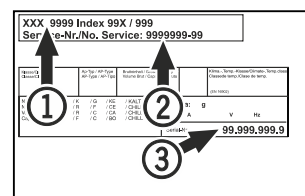


Fig. 201

(1) Apparaataanduiding
(2) Service-nr.

(3) Serie-nr.

10 Buiten bedrijf stellen

- Apparaat leegmaken.
- Apparaat uitschakelen.
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
- Apparaat reinigen. (zie 8.3 Apparaat reinigen)
- Indien beschikbaar: Verwijder afdekkingen en isolatie van de sensordoovervoer om schimmelvorming te voorkomen.
- Deur open laten, zodat geen slechte geur kan ontstaan.

Aanwijzing

Beschadiging van het apparaat en storingen!

- Na de buitenbedrijfstelling mag het apparaat alleen worden gebruikt bij een toelaatbare kamertemperatuur tussen -10 °C en +50 °C opslaan.

11 Afvalverwijdering

11.1 Apparaat op afvoer voorbereiden



Li-Ion

Liebherr maakt bij sommige apparaten gebruik van batterijen. In de EU is het nu voor de consument wettelijk verplicht deze batterijen voor de afvoer van apparaten te verwijderen. Als uw apparaat batterijen bevat, wordt dit op het apparaat aangegeven.

Lampen Als u lampen zelfstandig en zonder kapot te maken kunt verwijderen, verwijder deze dan eveneens voor het voeren.

- ▶ Apparaat buiten bedrijf stellen.
- ▶ Indien mogelijk: verwijder lampen zonder deze kapot te maken.

11.2 Apparaat volgens milieuvorschriften afvoeren



Het apparaat bevat waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde, huishoudelijke afval worden afgevoerd.



Voer batterijen gescheiden van het apparaat af. Batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij de winkel en bij andere inleverpunten zoals het gemeentelijk depot en de chemokar.

Lampen

Lever gedemonteerde lampen in bij een daarvoor bestemd inleverpunt.

Voor Duitsland:

U kunt het apparaat gratis inleveren bij de milieustraat. Bij de aankoop van een nieuwe koelkast of vriezer en een verkoopoppervlak > 400 m² neemt de dealer het oude apparaat ook gratis terug.



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- ▶ Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- ▶ Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen. (zie 4.3 Apparaat transporteren)
- ▶ Voer het apparaten af zonder het te beschadigen.
- ▶ Voer batterijen, lampen en het apparaat af zoals hierboven beschreven.

12 Aanvullende informatie

Meer informatie over garantiebepalingen vindt u in de meegeleverde servicebrochure of op internet op <https://home.liebherr.com>.



Bij apparaatstoring
informer:

Modelaanduiding /
Voorraadnummer:

Beknpte handleiding voor dagelijks gebruik

Informatie over het gebruik van deze beknpte handleiding:

- Deze beknpte handleiding vervangt niet de volledige gebruiksaanwijzing en is geen vervanging voor de instructie bij het apparaat.
- Deze beknpte handleiding is bedoeld om u te helpen bij het dagelijkse gebruik van het apparaat.
- Lees de volledige gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen veiligheidsvoorschriften.

Deze beknpte handleiding geldt SRPvg 14../65../84.. voor:



U kunt de volledige gebruiksaanwijzing openen via de QR-code:



Beoogd gebruik

Deze laboratoriumkoelkast is geschikt voor het professioneel bewaren van producten bij temperaturen tussen:

- **Geschuimde deur:** -2 °C en 16 °C.*
- **Glazen deur:** 0 °C en 16 °C.*

Voorzienbaar verkeerd gebruik

Gebruik het apparaat niet voor de volgende toepassingen:

- Opslag en koeling van:
 - Chemisch onstabiele, ontvlambare of bijtende stoffen
 - Bloed, plasma of andere lichaamsvloeistoffen bestemd voor infusie, toediening of inbrenging in het menselijk lichaam
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
- Gebruik buiten of in vochtige bereiken en spatwaterbereiken

Bij het opslaan in acht nemen:

- ☐ Legroosters afhankelijk van de benodigde hoogte aanbrengen.
- ☐ Maximale belading in acht nemen.
- ☐ Als de opslagtemperatuur bereikt is, het apparaat inladen (koelketen in stand houden).
- ☐ Koelgoed mag de compressor aan de achterwand niet raken.
- ☐ Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- ☐ Koelgoed met tussenafstand bewaren zodat de lucht goed kan circuleren.

Statusweergave

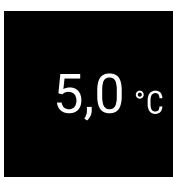


Fig. 202 Statusweergave met werkelijke temperatuur

Temperatuurregistratie tonen

De temperatuurregistratie toont de duur van de registratie en de gedurende die tijd gemeten minimum- en maximumtemperatuur.



Fig. 203

Temperatuurregistratie resetten

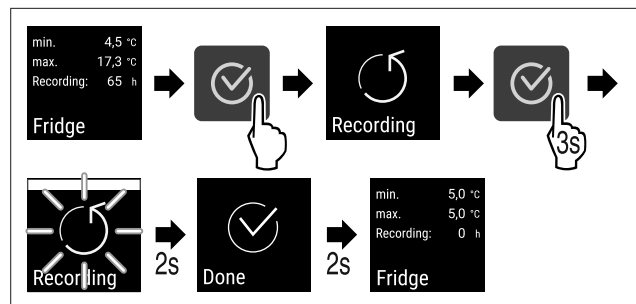


Fig. 204

Apparaat opensluiten

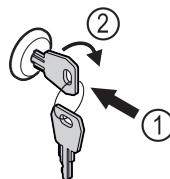


Fig. 205

- Sleutel erin duwen. Fig. 205 (1)
- Sleutel 90° rechtsom draaien. Fig. 205 (2)
- Het apparaat is opengesloten.

Apparaat afsluiten

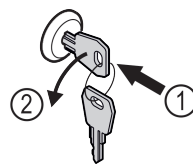


Fig. 206

- Sleutel erin duwen. Fig. 206 (1)
- Sleutel 90° linksom draaien. Fig. 206 (2)
- Het apparaat is afgesloten.

Apparaat reinigen

- Apparaat leegmaken.
- Netstekker eruit halen.
- Instructies in de gebruiksaanwijzing volgen.
- Na de reiniging apparaat en uitrusting volledig drogen.
- Apparaat aansluiten.
- Apparaat inschakelen.
- Als de opslagtemperatuur bereikt is, apparaat inladen.




Wat te doen bij storing?

Bij een storing verschijnt op het display van het apparaat een melding. Meldingen hebben verschillende betekenissen:

Symboolkleur op display	Betekenis	Oplossing
WIT met zwarte balk	Herinnering Herinnert aan algemene procedures. U kunt deze procedures uitvoeren en zo de melding opheffen.	In de gebruiksaanwijzing nalezen en oplossingsstappen uitvoeren.
WIT	Waarschuwing Verschijnt bij functiestoringen. Eenvoudige storingen kunt u zelf verhelpen.	In de gebruiksaanwijzing nalezen en oplossingsstappen uitvoeren.

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, wendt u zich tot de verantwoordelijke medewerker of neemt u contact op met de klantenservice bij u in de buurt.

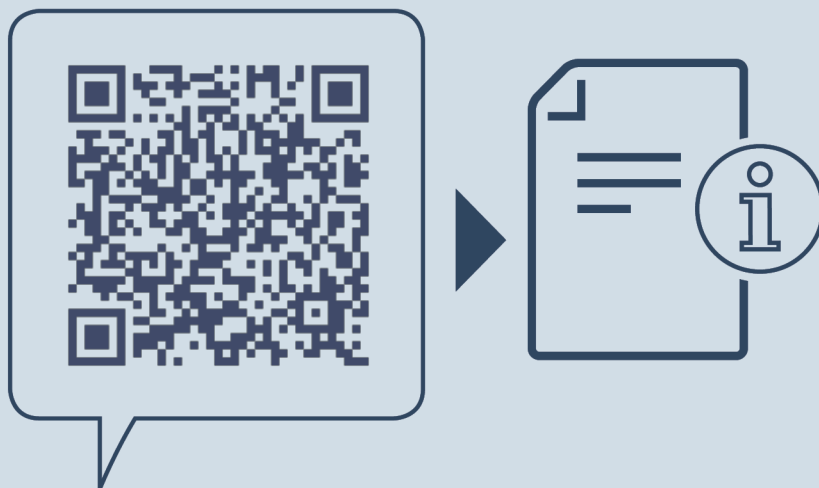

home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Koelkast
ORIGINELE GEBRUIKSHANDLEIDING

Datum van uitgave: 20250205

Artikelnr.-index: 7083322-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

